

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wirówka laboratoryjna **MPW-260** Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem **MPW-260R**

Przeczytaj przed uruchomieniem!





Nr seryjny urządzenia:

Instrukcja do wirówek o nr. seryjnych (SN): MPW-260: od 10260033620
MPW-260R: od 10260R126720

Niniejsza instrukcja została przygotowana ze szczególną troską. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia MPW MED. INSTRUMENTS może wprowadzać w instrukcji ulepszenia oraz zmiany wynikające z dostrzeżenia błędów typograficznych lub udoskonalenia urządzenia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszego dokumentu nie może być modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ani powielana bez zgody MPW MED. INSTRUMENTS.

Instrukcję obsługi w wersji elektronicznej można znaleźć pod adresem www.mpw.pl w sekcji **DO POBRANIA**.

Oznaczenia użyte w instrukcji:

	UWAGA! Ryzyko urazu.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko wstrząsu elektrycznego z możliwością poważnego urazu lub śmierci.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie ze strony organizmów żywych z możliwością uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko wybuchu z możliwością poważnego urazu lub śmierci.

Spis treści

1 PRZEZNACZENIE	5
2 DANE TECHNICZNE	6
3 INSTALACJA	7
3.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	7
3.2 LOKALIZACJA	7
3.3 ZABEZPIECZENIE PRĄDOWE.....	8
4 BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI	8
4.1 PERSONEL OBSŁUGUJĄCY	8
4.2 ROZMIESZCZENIE PROBÓWEK.....	9
4.3 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	10
4.4 WARUNKI EKSPLOATACJI.....	11
4.5 NIEWYWAŻENIE	13
4.6 RYZYKO RESZTKOWE	13
5 OBSŁUGA WIRÓWKI	14
5.1 OPIS OGÓLNY	14
5.2 ELEMENTY OBSŁUGI	14
5.3 KONSTRUKCJA	15
5.4 TABLICZKA ZNAMIONOWA.....	15
5.5 WKŁADANIE WIRNIKA I WYPOSAŻENIA	15
5.6 UKŁAD STEROWANIA.....	17
5.7 WPROWADZANIE PARAMETRÓW	17
5.8 FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	17
5.9 PRZYRÓST TEMPERATURY (TYLKO MPW-260)	17
6 WIROWANIE	18
6.1 PANEL STEROWANIA	18
6.2 WYŚWIETLACZ.....	20
6.3 USTAWIANIE RPM, RCF, CZASU WIROWANIA, TEMPERATURY	22
6.4 PROGRAMY UŻYTKOWNIKA.....	24
6.5 WCZYTANIE PROGRAMU Z CHARAKTERYSTYKĄ UŻYTKOWNIKA.....	33
6.6 WYBÓR WIRNIKA I POJEMNIKA	34
6.7 TRYB SHORT	35
6.8 ZAKOŃCZENIE WIROWANIA	35
6.9 CZASOWO ZABLOKOWANE FUNKCJE	35
7 REGULACJA TEMPERATURY	36
7.1 CHŁODZENIE WSTĘPNE Z WIROWANIEM – FAST COOL	37
7.2 CHŁODZENIE WSTĘPNE BEZ WIROWANIA – KOMORA TERMICZNA.....	38
7.3 CHŁODZENIE LUB GRZANIE W TRYBIE OPÓŹNIENIE STARTU – OD TEMPERATURY	38
7.4 CHŁODZENIE W TRYBIE „SHORT”	38
7.5 UWAGI DOTYCZĄCE FUNKCJI CHŁODZENIA	38
8 PARAMETRY WIROWANIA	39
8.1 ROZPĘDZANIE/HAMOWANIE – WYBÓR CHARAKTERYSTYKI.....	40
8.2 PROMIEŃ WIROWANIA	40
8.3 GĘSTOŚĆ PRÓBEK	41
8.4 OFFSET TEMPERATUROWY	42
8.5 KOMORA TERMICZNA	43
8.6 AUTOMATYCZNE OTWIERANIE POKRYWY	44
8.7 OPÓŹNIENIE STARTU – OD CZASU	44
8.8 OPÓŹNIENIE STARTU – OD TEMPERATURY	45
8.9 WYDRUK RAPORTU (USB)	46

9 MENU EKRAŃOWE	50
9.1 WYGASZACZ EKRAŃU	51
9.2 ALARM WIZUALNY	51
9.3 ODMIANY EKRAŃU GŁÓWNEGO	51
9.3.1 <i>Przełączanie ekranu standardowego na uproszczony</i>	52
9.3.2 <i>Przełączanie ekranu uproszczonego na standardowy</i>	53
9.4 ZLICZANIE CZASU	54
9.5 DŹWIĘKI	54
9.6 DATA/CZAS	55
9.7 JĘZYK	55
9.8 INNE	56
9.9 OCHRONA HASŁEM	58
9.10 HISTORIA WIROWANIA (10 CYKLI)	60
9.11 CAŁKOWITY CZAS PRACY WIRÓWKI (CZAS PRACY)	60
9.12 ZUŻYCIE WIRNIKÓW (CYKLE WIRNIKÓW)	60
9.13 O PRODOCENCIE	61
9.14 DIAGNOSTYKA	61
9.15 USTAWIENIA FABRYCZNE	61
10 KONSERWACJA.....	62
10.1 KONSERWACJA WIRÓWKI	62
10.2 KONSERWACJA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA	62
10.3 STERYLIZACJA.....	64
10.3.1 <i>Autoklawowanie</i>	65
10.4 ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	66
11 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	67
11.1 KOMUNIKATY	68
11.2 AWARYJNE OTWIERANIE POKRYWY	69
12 GWARANCJA, NAPRAWY.....	69
13 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE.....	70
14 UTYLIZACJA	70
15 DANE PRODUCENTA.....	71
16 ZAŁĄCZNIKI	72
A. WYPOSAŻENIE DODATKOWE	
B. DEKLARACJA ZGODNOŚCI (CE, ROHS 2)	
C. DEKLARACJA DEZYNFEKCJI ODKAŻAJĄCEJ (naprawa/zwrot)	
D. NOMOGRAM ZALEŻNOŚCI RPM/RCF	

1 Przeznaczenie

Wirówki MPW-260/R (MPW-260 – wirówka wentylowana, MPW-260R – wirówka z chłodzeniem) należą do rodziny stołowych wirówek laboratoryjnych MPW-260/R/RH. Urządzenia przeznaczone są do szczególnie do diagnostyki In Vitro (IVD), służą do rozdziału próbek pobranych z organizmów ludzi, zwierząt i roślin na składniki o różnych gęstościach pod wpływem działania siły odśrodkowej, w celu dostarczenia informacji o ich stanie biologicznym oraz do innych prac analitycznych.

Konstrukcja wirówki zapewnia łatwość obsługi, bezpieczną pracę i szeroki zakres zastosowania w laboratoriach analiz medycznych, biochemicznych i innych.

Wirówka nie jest bioszczelna, dlatego też, przy wirowaniu preparatów wymagających bioszczelności, należy używać pojemników oraz wirników posiadających certyfikat bioszczelności.

W wirówkach nie wolno wirować preparatów żrących, łatwopalnych ani wybuchowych.

2 Dane techniczne

producent	"MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY, ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa									
model	MPW - 260					MPW - 260R				
napięcie zasilania (L1+N+PE)	230V	100V	110V	120V	127V	230V	100V	110V	120V	127V
	±10%		±5%			±10%		±5%		
częstotliwość	50/60Hz		50Hz/60Hz			50Hz	60Hz		60Hz	
zabezpieczenie prądowe	T4A		T6,3A			T10A				
czynnik chłodzący	-					R452A (nie zawiera CFC/HCFC)				
pojemność (maks.)	500 ml									
prędkość obrotowa – RPM	90 ÷ 18000 obr/min (skok 1 obr/min)									
przyspieszenie – RCF	24270 x g (skok 1 x g)									
energia kinetyczna (maks.)	8800 Nm									
zakres czasu pracy	00:00:01 ÷ 99:59:59 – [godz., min., s] (skok 1s)									
odliczanie czasu	od startu lub od osiągnięcia zaprogramowanych obrotów									
tryb pracy krótkotrwałej – SHORT	tak									
tryb pracy ciągłej – HOLD	tak									
liczba programów	100									
zakres regulacji temperatur	-					-20 ÷ 40°C* (skok 1°C)				
wstępne chłodzenie/grzanie	nie/nie					tak/nie				
gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości wirnika	-					≤4°C				
chłodzenie/grzanie bez wirowania	nie					tak/nie				
chłodzenie/grzanie po wirowaniu	nie					tak/nie				
przyspieszanie (ACEL)	10 charakterystyk liniowych									
hamowanie (DECEL)	10 charakterystyk liniowych									
programowalne charakterystyki nieliniowe:										
przyspieszania						10				
hamowania						10				
komunikacja USB	tak									
kompatybilność elektromagnetyczna	zgodnie z PN-EN 61326-2-6:2006									
warunki otoczenia	PN-EN 61010-1 (pkt.1.4.1)									
miejsce ustawienia	tylko pomieszczenia									
temperatura otoczenia	2° ÷ 40°C									
względna wilgotność powietrza (w temp. otoczenia)	< 80%									
kategoria instalacji	II		EN 61010-1							
stopień zanieczyszczenia	2		EN 61010-1							
strefa ochronna	300 mm									
Stopień ochrony (zgodnie z PN-IEC 34-5)	IP20									
wysokość (H)	315 mm					315 mm				
szerokość (W)	365 mm					365 mm				
głębokość (D)	495 mm					660 mm				
wysokość z otwartą pokrywą (H _{oc})	620 mm					620 mm				
poziom hałas	<60 dB									
moc (maks.)	250W					600W				
masa 230V	22,5 kg					42,2 kg				
masa 120V	24,6 kg					44,3 kg				

*czas uzyskania ustawionej temperatury oraz możliwość jej osiągnięcia uzależniona jest od rodzaju wirnika, prędkości wirowania, temperatury otoczenia; dokładność ±1°C, określona dla miejsca czujnika temperatury w komorze wirowania

Języki menu ekranowego: POLSKI, ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, PORTUGALSKI, WŁOSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI, SZWEDZKI, FRANCUSKI, CZESKI.


3 Instalacja



Otworzyć opakowanie. Wyjąć karton zawierający wyposażenie. Wyjąć wirówkę z opakowania. Zachować opakowanie i materiał do pakowania na wypadek wysyłki serwisowej.

3.1 Zawartość opakowania


nazwa	szt.	nr katalogowy (REF)
wirówka MPW-260/R	1	10260/2-56 10260/1-56 10260R/2-5 10260R/2-6 10260R/1-6 (zależnie od modelu i wersji zasilania)
zacisk do wirnika	1	17142
klucz do zacisku	1	17099T
klucz awaryjnego otwierania pokrywy	1	18640
kabel zasilający – 230V / 120V	1	17866/17867
bezpiecznik WTA T4A – 230V / WTA T6,3A – 120V (dla MPW-260)	2	17861/17862
bezpiecznik WTA T10A – 230V / 120V (dla MPW-260R)	2	17863
wazelina techniczna 20ml	1	17201
przewód USB A-A	1	16655
instrukcja obsługi	1	Patrz strona 1.

3.2 Lokalizacja

	<ul style="list-style-type: none">▪ Urządzenie jest ciężkie, podnoszenie i przenoszenie wirówki może prowadzić do urazów pleców. Występuje ryzyko zranienia podczas podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków.▪ Podnoszenie i transport wirówki powinno odbywać się z wystarczającą liczbą pomocników. Należy użyć pomocy transportowej do transportu wirówki.▪ Urządzenie powinno być podnoszone przez spód w pobliżu jego nóg i umieszczone bezpośrednio na odpowiednim stole laboratoryjnym.▪ Wirówkę należy ustawić tak aby dostęp do włącznika sieciowego nie był utrudniony.▪ Należy zapewnić bezpieczne miejsce ustawienia.▪ Nie należy umieszczać wirówki w pobliżu grzejników oraz należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia.▪ Stół, na którym stoi wirówka powinien być stabilny i posiadać płaski wypoziomowany blat.▪ Wokół wirówki należy pozostawić odstęp 30 cm w celu zachowania strefy wentylacyjnej, nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych (wymagania bezpieczeństwa w przypadku awarii zgodnie z EN 61010-020).
---	---


	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stół laboratoryjny powinien zostać oczyszczony przed umieszczeniem na nim wirówki. ▪ Podane parametry wirówki są zachowane dla zakresu temperatur otoczenia podanych w tabeli danych technicznych. ▪ Przy zmianie miejsca z zimnego na ciepłe wystąpi kondensacja pary wodnej wewnątrz wirówki. Ważne jest, aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na osuszenie przed ponownym uruchomieniem wirówki (min. 4 godz.).
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Napięcie zasilania musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Wirówki laboratoryjne firmy MPW MED. INSTRUMENTS posiadają trzyżyłowy sznur przyłączeniowy z wtyczką odporną na obciążenia dynamiczne. ▪ Gniazdo zasilania musi posiadać bolec ochronny. ▪ Zaleca się zainstalowanie wyłącznika awaryjnego, który powinien znajdować się z dala od wirówki w pobliżu wyjścia z pomieszczenia lub poza pomieszczeniem.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się czy jest ono prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Możliwe jest użycie wyłącznie przewodu zasilającego zalecanego przez producenta (17866 dla 230V/17867 dla 120V).

3.3 Zabezpieczenie prądowe

	Wirówka wyposażona jest w zabezpieczenie prądowe (bezpiecznik topikowy) znajdujące się w gnieździe zasilania sieciowego na tylnej ścianie wirówki.
---	--

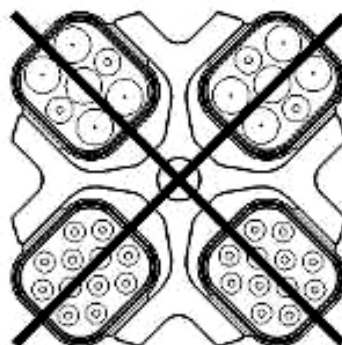
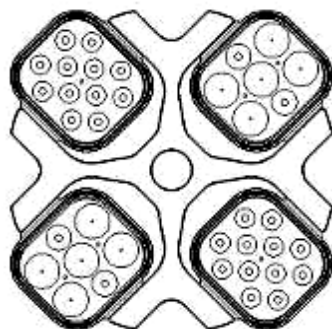
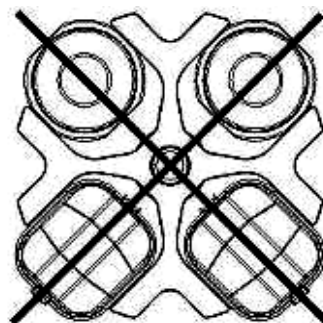
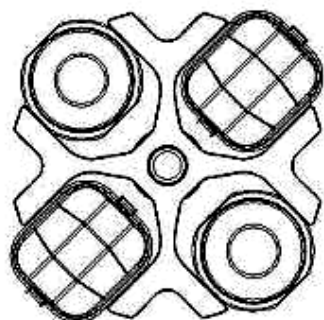
4 Bezpieczeństwo obsługi

4.1 Personel obsługujący

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wirówka laboratoryjna może być obsługiwana wyłącznie przez wykwalifikowany personel laboratorium po zapoznaniu się z instrukcją obsługi. ▪ Instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia. ▪ Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w pobliżu wirówki. ▪ Wirówka nie może być obsługiwana nieprzepisowo lub niezgodnie z przeznaczeniem ▪ Jeżeli wirówka jest wykorzystywana w sposób niezgodny z wytycznymi producenta, bezpieczeństwo użytkowania urządzenia może zostać pogorszone.
---	---

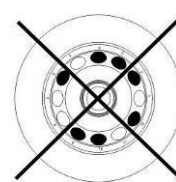
4.2 Rozmieszczenie próbek

- Zamocować wirnik na osi silnika.
- Zapewnić **zrównoważenie mas!**
- Obciążyć przeciwległe pojemniki tym samym wyposażeniem.
- Odwirowywanie próbek o różnych wymiarach:
 - Istnieje możliwość jednoczesnego odwirowywania próbek o różnych wymiarach. Absolutną koniecznością jest jednak, aby przeciwległe pojemniki i wkładki redukcyjne były takie same.
 - Probówki powinny być nie tylko włożone symetrycznie, ale również pojemniki i ich zawieszenia powinny być równomiernie obciążone.
- Wirniki horizontalne muszą być wyposażone w pojemniki we wszystkich gniazdach. Należy pamiętać, że każdy pojemnik wychyla się samodzielnie. Kołki zawieszenia pojemnika powinny być regularnie smarowane wazeliną techniczną.



POPRAWNIE


BŁĘDNIE







POPRAWNIE

BŁĘDNIE





Probówki należy wkładać symetrycznie naprzeciw siebie.

	<p>NAPEŁNIANIE PROBÓWEK</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Probówki napełniać poza wirówką. ▪ Zwracać uwagę na jakość i odpowiednią grubość ścianek probówek szklanych. Probówki szklane powinny być probówkami wirowniczymi. ▪ Napełniać wyposażenie wirnika do tej samej wagi, aby zapobiec niewyważeniu wirówki.
---	--


4.3 Wskazówki bezpieczeństwa


	<p>KONSERWACJA WIRNIKÓW</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Smarować kołki wirnika. ▪ Stosować wyłącznie wyposażenie będące w dobrym stanie technicznym. ▪ Unikać korozji sprzętu stosując dokładną konserwację.
	<p>KONSERWACJA WYPOSAŻENIA HU</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Należy dbać, aby pierścienie uszczelniające (gumowe) były pokryte cienką warstwą smaru silikonowego (w celu utrzymania szczelności). Stosować smar silikonowy do próżni, np. typu "C" firmy LUBRINA (do wysokiej próżni).
	<p>MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stosować materiały zakaźne wyłącznie w zamkniętych pojemnikach/wirnikach posiadających certyfikat bezpieczeństwa. ▪ Nie wolno wirować materiałów toksycznych albo zakaźnych z uszkodzonym hermetycznym uszczelnieniem wirnika lub probówki. Należy zawsze przeprowadzić właściwe procedury dezynfekcji, jeśli niebezpieczne substancje zanieczyściły wirówkę albo jej akcesoria.
	<p>MATERIAŁY WYBUCHOWE, ŁATWOPALNE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nie odwirowywać materiałów wybuchowych i łatwopalnych. ▪ Nie wirować substancji, które mogłyby reagować w wyniku dostarczenia wysokiej energii w trakcie wirowania. ▪ Wirówka nie może pracować w środowisku grożącym eksplozją. ▪ Nie wolno wirować materiałów, które mogą po wystawieniu na działanie powietrza wytwarzać mieszaniny łatwopalne lub wybuchowe.


4.4 Warunki eksploatacji

	<p>URUCHOMIENIE WIRÓWKI</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Przed włączeniem urządzenia należy dokładnie przeczytać wszystkie części niniejszej instrukcji, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu pracy, uniknięcia uszkodzeń urządzenia lub jego akcesoriów.▪ Napełniać wyposażenie wirnika do tej samej masy, aby zapobiec niewyważeniu wirówki.
	<p>TRANSPORT</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Wirówki nie wolno nigdy transportować z wirnikiem zainstalowanym na osi silnika.
	<p>UWAGI OGÓLNE</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Należy stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie wirówek oraz części zapasowe.▪ W przypadku wadliwego działania wirówki należy korzystać z serwisu fabrycznego MPW MED. INSTRUMENTS lub jego autoryzowanych przedstawicieli.▪ Nie wolno uruchamiać wirówki, jeżeli nie jest ona prawidłowo zainstalowana lub nie jest prawidłowo zamocowany wirnik wraz z wyposażeniem.
	<p>WIROWANE SUBSTANCJE</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Nie wolno przekraczać obciążenia określonego przez producenta. Wirniki przeznaczone są do odwirowywania cieczy o średniej jednorodnej gęstości 1,2 g/cm³ lub mniejszej. Dotyczy to odwirowywania przy maksymalnej prędkości. Jeśli mają być użyte ciecze o większej gęstości należy koniecznie wpisać wartość gęstości w zakładce PARAM/GĘSTOŚĆ.

Wirówkę należy poddawać kontroli prowadzonej przez autoryzowany serwis przynajmniej raz do roku (po okresie gwarancyjnym). Powodem częstszej kontroli może być na przykład środowisko powodujące korozję. Badania powinny zakończyć się wystawieniem protokołu walidacji, określający sprawdzenia stanu technicznego wirówki laboratoryjnej. Zaleca się założenie dokumentu, w którym rejestruje się wszelkie naprawy i przeglądy. Oba te dokumenty powinny być przechowywane w miejscu użytkowania wirówki.

	<p>KONTROLE PROWADZONE PRZEZ OPERATORA</p> <p>Operator musi zwracać uwagę na fakt, aby części wirówki ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nie były uszkodzone. Uwaga ta odnosi się szczególnie do:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyposażenia wirówki, a w szczególności zmian strukturalnych, korozji, początkowych pęknięć, ścierania części metalowych. ▪ Połączeń śrubowych. ▪ Kontroli uszczelnień wirników i pojemników, jeżeli takie są stosowane. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy gumowe (uszczelnienia). W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub widocznych zmian strukturalnych należy je niezwłocznie wymienić na nowe (zestaw uszczelnień o nr kat. 18591 dostępny u producenta). ▪ Kontroli wykonywania corocznych przeglądów pogwarancyjnych stanu technicznego wirówki (po wygaśnięciu gwarancji).
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Do wirowania w wirówce należy używać tylko firmowych pojemników ujętych w wykazie wyposażenia oraz próbek wirowniczych, których średnica, długość i wytrzymałość jest odpowiednia. Używanie próbek innych firm należy uzgadniać z producentem wirówki. ▪ Nie wolno podnosić lub przesuwać wirówki podczas pracy i opierać się o nią. ▪ Nie wolno pozostawać w strefie bezpieczeństwa w odległości 30 cm wokół wirówki ani pozostawiać wewnątrz tej strefy rzeczy np. naczyń szklanych. ▪ Na wirówce nie wolno stawiać żadnych przedmiotów.

	<p>OTWIERANIE POKRYWY</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nie wolno używać awaryjnego otwierania pokrywy podczas wirowania, gdyż grozi to utratą zdrowia lub życia.


	OBSŁUGA WIRNIKÓW
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nie wolno stosować wirników, pojemników i wkładek redukcyjnych z oznakami korozji lub innymi uszkodzeniami mechanicznymi. ▪ Nie wolno wirować substancji o wysokiej agresywności korozyjnej, które mogą powodować uszkodzenie materiałów i obniżyć właściwości mechaniczne wirników, pojemników i wkładek redukcyjnych. ▪ Nie wolno stosować wirników i wyposażenia niedopuszczonego przez producenta, za wyjątkiem handlowych naczyń ze szkła wirowniczego i tworzyw sztucznych. Wyraźnie ostrzega się przed stosowaniem elementów o niskiej jakości. Pękanie szkła lub próbek może spowodować niebezpieczne drgania wirówki. ▪ Nie wolno wirować wirników ze zdjętymi lub z niedokręconymi pokrywkami.

4.5 Niewyważenie

Wirówka wyposażona jest w czujnik niewyważenia wirnika. W przypadku jego zadziałania proces wirowania zostaje zatrzymany przez szybkie hamowanie oraz zostaje wyświetlona informacja o błędzie. Skasowanie komunikatu błędu możliwe jest przez wciśnięcie klawisza **BACK, STOP, COVER, SET** oraz **▲▼◀▶**, po zatrzymaniu wirnika.

Należy upewnić się czy wirnik został poprawnie obciążony – miejsca w wirniku muszą być wyposażone w identycznie wypełnione pojemniki, wkładki, próbki tak, aby uzyskać możliwie najlepsze zrównoważenie mas (patrz rozdział „4.2. Rozmieszczenie próbek”).

Następnie zamknąć pokrywę i uruchomić ponownie wirowanie.

	<p>Niewyważenie powoduje hałas, wibracje podczas pracy i wywiera ujemny wpływ na układ napędowy (silnik, amortyzatory). Im dokładniej przeprowadzi się proces wyważania wsadu do wirnika, tym płynniej będzie pracowała wirówka i tym dłuższa będzie użytkowa przydatność układu napędowego. Ponadto osiąga się doskonały poziom rozdzielania wirowanej substancji, ponieważ już wyodrębnione części składowe nie będą ponownie podrywane przez drgania.</p>
---	--

Zatrzymanie awaryjne

W każdym momencie wirowania możliwe jest przerwanie procesu i szybkie zatrzymanie wirnika. Jednokrotne wciśnięcie klawisza **STOP** spowoduje zatrzymanie wirowania z charakterystyką hamowania ustawioną w programie (skasować komunikat przyciskiem **SET** lub **STOP**). Natomiast wciśnięcie go kolejny raz spowoduje zatrzymanie wirowania z najszybszą charakterystyką.

4.6 Ryzyko resztkowe

Wirówka została zbudowana zgodnie z najnowocześniejszymi i uznanymi zasadami bezpieczeństwa. Niemniej jednak nadal pozostaje pewien poziom ryzyka wynikający z niewłaściwej obsługi i wadliwego działania. Możliwe jest zmniejszenie ryzyka poprzez ścisłe stosowanie się do instrukcji i natychmiastowe naprawienie nieprawidłowego działania, które może zagrozić bezpieczeństwu.

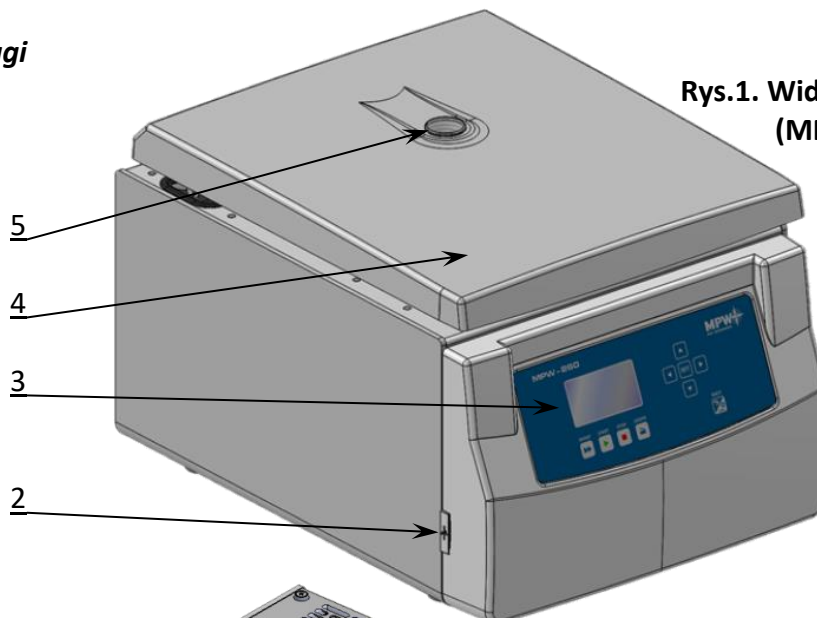
5 Obsługa wirówki

5.1 Opis ogólny

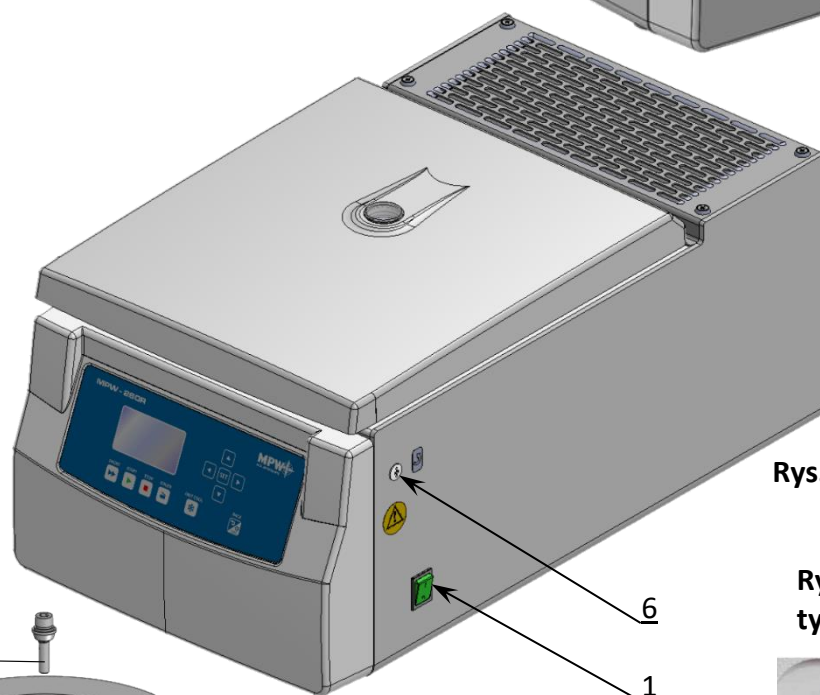
Nowa generacja wirówek laboratoryjnych MPW MED. INSTRUMENTS wyposażona jest w nowoczesne sterowniki mikroprocesorowe, bardzo trwałe i ciche bezszczotkowe silniki asynchroniczne oraz wyposażenie spełniające współczesne wymagania użytkownika.

5.2 Elementy obsługi

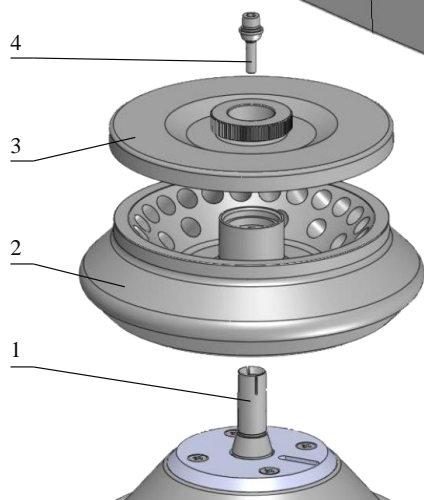
1. Wyłącznik sieciowy
2. Gniazdo USB
3. Pulpit sterowniczy
4. Pokrywa
5. Wizjer
6. Miejsce awaryjnego otwierania pokrywy



Rys.1. Widok ogólny (MPW-260)



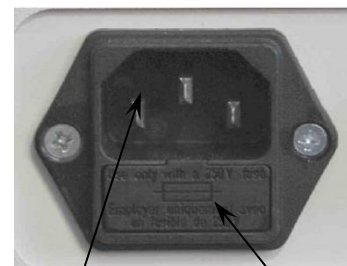
Rys.2. Prawa strona wirówki (MPW-260R)



1. Oś silnika
2. Wirnik
3. Pokrywa wirnika
4. Zacisk kompletny

Rys.3. Zespół wirnika kątownego

Rys.4. Gniazdo zasilania, tył wirówki



1. Gniazdo zasilania
2. Gniazdo bezpiecznika

5.3 Konstrukcja

Wirówka posiada sztywną samonośną konstrukcję. Obudowę wykonano z blachy aluminiowej lakierowanej, tył z blachy stalowej. Przednia część i pokrywa wykonane są z tworzywa typu ABS. Pokrywa zamocowana jest na stalowych osiach zawiasów, a od przodu jest zabezpieczana przed otwarciem jej w czasie wirowania zamkiem elektromagnetycznym. Miska stanowiąca komorę wirowania jest wykonana z blachy nierdzewnej.

5.4 Tabliczka znamionowa

MPW MED. INSTRUMENTS	
MODEL: MPW-260R	
REF: 10260R/2-6	
AC: 230 V ~ 60 Hz	
P: 600 W	T 10 A
R452A: 0,17 kg	CFC FREE
n: 18000 RPM	
	2020
SN: 10260R000120	
„MPW MED. INSTRUMENTS” SPÓŁDZIELNIA PRACY ul. Boremłowska 46, 04-347 Warszawa POLAND	
CE IVD	

Model wirówki → MODEL: MPW-260R

Numer katalogowy → REF: 10260R/2-6

Parametry zasilania → AC: 230 V ~ 60 Hz

Moc znamionowa → P: 600 W

Rodzaj i masa czynnika chłodniczego → R452A: 0,17 kg

Prędkość znamionowa → n: 18000 RPM

Rok produkcji → 2020

Numer seryjny → SN: 10260R000120

Informacje o producencie → „MPW MED. INSTRUMENTS” SPÓŁDZIELNIA PRACY

Zgodność z CE → CE IVD

Typ bezpiecznika → T 10 A

Czynnik chłodniczy nie zawiera CFC. → CFC FREE

Urządzenie diagnostyczne In Vitro. → IVD

Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem. → [Symbol instrukcji]

Produkt nie powinien być utylizowany z pozostałymi odpadami, utylizacja zgodnie z prawem krajowym. → [Symbol utylizacji]

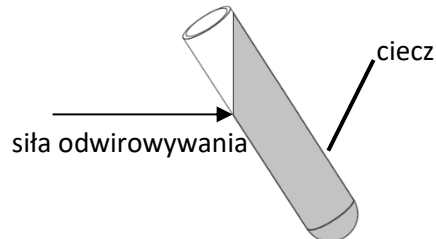
Zwróć uwagę, gdy widzisz ten symbol. Obsługa wirówki może być potencjalnie ryzykowna. → [Symbol ostrzeżenia]

5.5 Wkładanie wirnika i wyposażenia

- Podłączyć wirówkę do źródła zasilania (gniazdo sieciowe z tyłu wirówki).
- Włączyć wirówkę (przełącznik z boku wirówki).
- Otworzyć pokrywę wirówki wciskając klawisz **COVER** (patrz rozdział „6.1. Panel sterowania”). Przed założeniem wirnika sprawdzić, czy komora wirowania jest wolna od zanieczyszczeń, np. kurz, odpryski szkła, resztki cieczy, które należy usunąć.
- Nałożyć wirnik na oś silnika poprzez wsunięcie go do oporu na stożek (zachowując współosiowość między wirnikiem a osią silnika).
- Wkręcić zacisk w oś silnika (w kierunku obrotu wskazówek zegara), a następnie mocno dokręcić kluczem do wirników.

- Wirniki horyzontalne muszą być wyposażone w pojemniki we wszystkich gniazdach. Należy pamiętać, że każdy pojemnik wychyla się samodzielnie. Kołki zawieszenia pojemnika powinny być, regularnie smarowane wazeliną techniczną.
- W przypadku wirników z pokrywką, nie wolno z nich korzystać bez pokrywki. Pokrywki wirników muszą być dokładnie nakręcone na wirnik. Pokrywki wirników zapewniają mniejsze opory wirników, prawidłowe osadzanie próbek i hermetyczne uszczelnienie.
- Należy stosować tylko odpowiednie pojemniki do wybranego typu wirnika.
- Probówki napełniać poza wirówką.
- W przypadku wirowania w wirniku kątowym, próbki (pojemniki) muszą być odpowiednio napełnione w celu uniknięcia wylewania.

- Probówki muszą być tak napełnione, aby w trakcie wirowania materiał wirowniczy nie wydostał się ze zbiornika.



Należy przestrzegać ograniczeń dotyczących wypełniania próbek, określonych przez producenta.



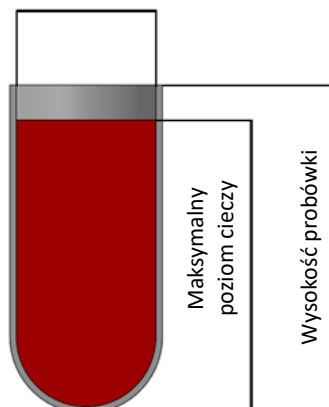
Należy bardzo dokładnie wyrównować naczynia, jak tylko jest to możliwe w celu zapewnienia pracy przy minimalnych drganiach.

- **W celu zwiększenia trwałości wirnika i uszczelki, zaleca się smarowanie kołków wirnika, służących do zawieszenia pojemników, podcięć na kołki w pojemnikach, uszczelki i miejsc gwintowanych wazeliną techniczną.**
- W celu wymiany wirnika należy wyjąć próbki i pojemniki, poluzować zacisk wirnika załączonym kluczem, odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie używając obu rąk należy uchwycić wirnik po przeciwnych stronach i zdjąć z osi silnika wyciągając do góry.

Należy wypełnić próbki zgodnie z formułą:

$$\text{Maksymalny poziom cieczy} < \text{Wysokość próbki} - \frac{\text{Średnica wewnętrzna próbki}}{2}$$

Średnica wewnętrzna próbki



5.6 Układ sterowania

Zastosowany w wirówce mikroprocesorowy układ sterowania zapewnia szerokie możliwości zadawania, realizacji i odczytu parametrów pracy.

5.7 Wprowadzanie parametrów

Układ zadawania i odczytu danych stanowi hermetycznie zamkniętą klawiaturę z wyraźnie dostępnymi elementami sterowania oraz wyświetlaczem graficznym. Łatwo odczytywalne wskaźniki sygnalizujące wykonywane operacje ułatwiają operatorowi programowanie i rejestrację parametrów oraz stanu urządzenia.

Wirówka posiada interfejs USB. Stwarza to możliwość podłączenia wirówki do komputera zewnętrznego PC i rejestracji parametrów wirowania.

5.8 Funkcje bezpieczeństwa

Zamek pokrywy

Wirówkę można uruchomić jedynie przy poprawnie zamkniętej pokrywie. Pokrywę można otworzyć tylko po zatrzymaniu się wirnika. W przypadku awaryjnego otwarcia pokrywy podczas pracy, wirówka natychmiast rozpocznie hamowanie do całkowitego zatrzymania.




Kontrola wyważenia

W przypadku wykrycia nierównomiernego obciążenia podczas pracy wirówki, napęd zostaje wyłączony. Na wyświetlaczu wyświetli się informacja o błędzie.

Weryfikacja wirnika i zgodności z programem

Bezpośrednio po rozpoczęciu wirowania układ sterujący weryfikuje typ założonego wirnika i w przypadku niezgodności z typem umieszczonym w programie lub braku wirnika proces wirowania zostaje zatrzymany z równoczesnym wyświetleniem się na wyświetlaczu informacji o błędzie (gdy nieaktywna jest funkcja AUTOIDENTYFIKACJI). W przypadku zaznaczenia opcji autoidentyfikacja odpowiedni rotor zostanie wybrany automatycznie, bez udziału użytkownika.

Kontrola stanu spoczynku

Otwarcie pokrywy wirówki przy użyciu klawisza **COVER** jest możliwe tylko wtedy, gdy wirnik znajduje się w stanie spoczynku. Sprawdź, czy na ekranie widoczny jest symbol  opisany w rozdziale „6.2. Wyświetlacz”. Użyj wizjerka w pokrywie by upewnić się, że wirnik się nie obraca. Gdy wirnik hamuje widoczny jest symbol  lub  opisany w rozdziale „6.2. Wyświetlacz”. Awaryjne otwieranie pokrywy podczas wirowania wirnika jest niedozwolone.

Kontrola nadmiernej temperatury w komorze wirowania (MPW-260R)

Gdy temperatura w komorze wirowania przekroczy 50°C, np. z powodu awarii systemu sterowania lub urządzenia chłodzącego, napęd zostanie wyłączony, na wyświetlaczu pojawi się informacja o błędzie. Ponowne uruchomienie możliwe jest jedynie po ochłodzeniu urządzenia.

5.9 Przyrost temperatury (tylko MPW-260)

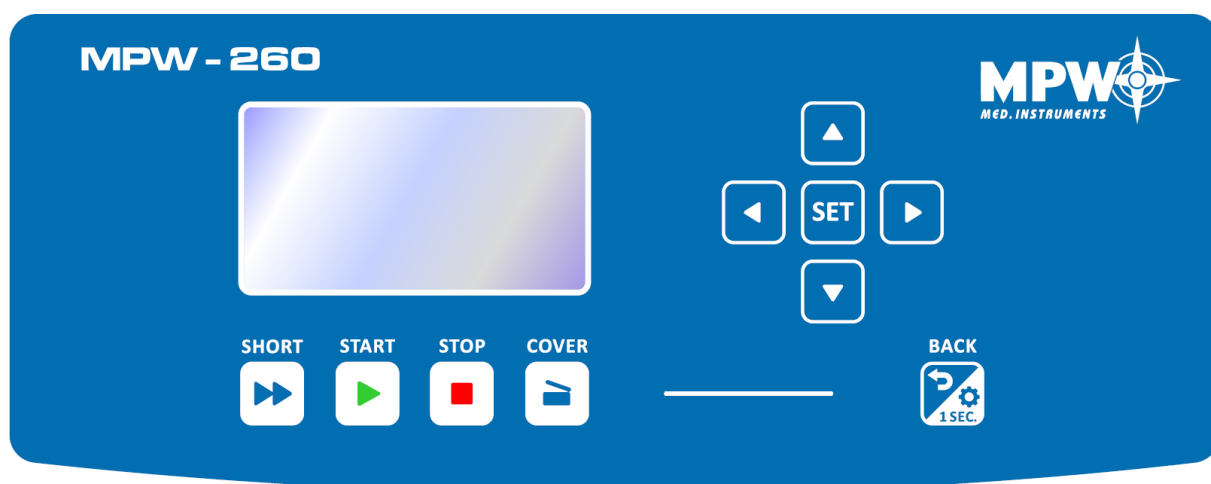
Temperatura w komorze wirowania, temperatura wirnika, temperatura próbek może przekroczyć 40° C, w zależności od czasu wirowania, prędkości/RCF oraz temperatury otoczenia.

6 Wirowanie

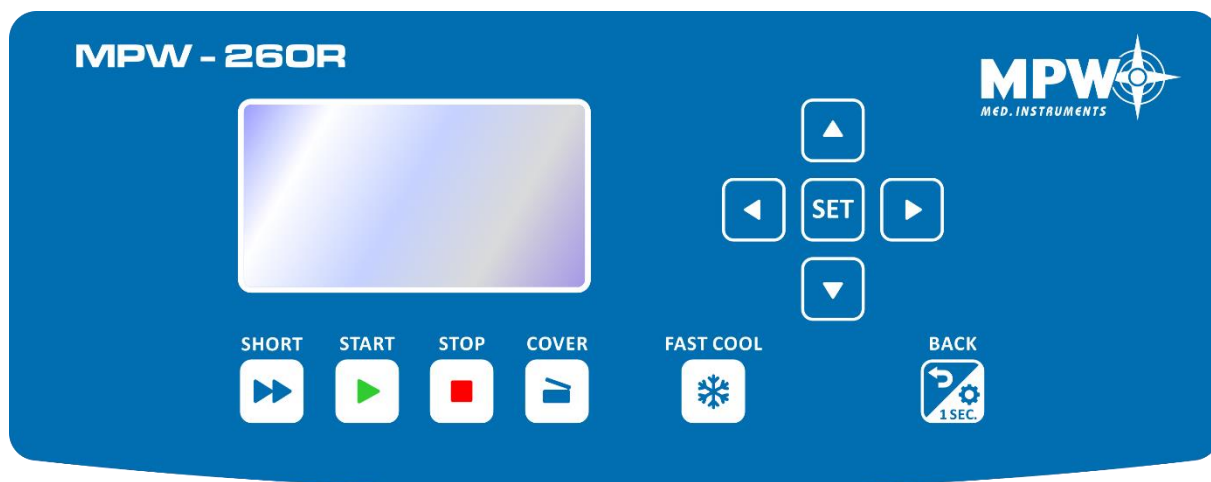
Włączenie lub wyłączenie zasilania wykonuje się wyłącznikiem z boku wirówki. Wszystkie nastawy wirówki realizuje się za pomocą pulpitu sterowniczego.

6.1 Panel sterowania











Do sterowania pracą wirówki służy pulpit sterowniczy umieszczony na przedniej ścianie obudowy.



Pulpit sterowniczy MPW-260



Pulpit sterowniczy MPW-260R

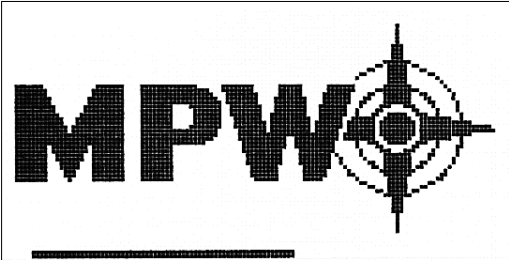
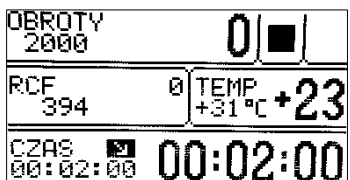
	SHORT ¹	wirowanie krótkotrwałe
	START	rozpoczęcie wirowania
	STOP ²	zatrzymanie wirowania
	COVER	otwieranie pokrywy
	FAST COOL	włączenie trybu szybkiego schładzania (tylko MPW-260R)
	BACK	wyjście z aktualnego menu / włączanie podmenu opcji (przytrzymać klawisz przez 1 s.)
	UP	nawigacja w menu / zwiększenie wartości
	DOWN	nawigacja w menu / zmniejszenie wartości
	LEFT	nawigacja w menu
	RIGHT	nawigacja w menu
SET	SET	edycja parametrów / zatwierdzenie zmian



¹ klawisz należy przytrzymać

² pierwsze przyciśnięcie – zatrzymanie wirowania z aktualnie wybraną charakterystyką hamowania, drugie przyciśnięcie – najszybsze możliwe zatrzymanie (po zatrzymaniu wirnika komunikat można skasować poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza oprócz **SHORT**, **START** i **COVER** – jeśli pokrywa jest otwarta)



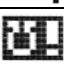





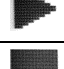

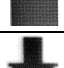
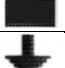
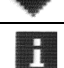


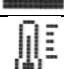



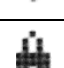
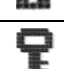

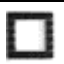

6.2 Wyświetlacz

W centrum pulpitu sterowniczego znajduje się wyświetlacz. Widoki ekranów standardowych zostały przedstawione poniżej. Niniejszy rozdział zawiera przykładowe ekrany wirówki MPW-260R (ekrany dla MPW-260 – bez chłodzenia – nie zawierają pola dotyczącego temperatury). Podświetlenie danego parametru na ekranie oznacza jego zaznaczenie i gotowość do ustawiania.

	<p>Zawsze po włączeniu wirówki pojawia się ekran powitalny, po jego zgaśnięciu można przystąpić do programowania parametrów urządzenia.</p>
	<p>Ekran uproszczony jest ustawiony jako domyślny, istnieje możliwość przełączenia na ekran standardowy (rozdział „9.3. Odmiany ekranu głównego”).</p>

<p>Ekran standardowy zawiera rozszerzoną liczbę nastaw widoczną podczas pracy.</p>	
<p>Tryb wyświetlania obrotów</p>	<p>Tryb wyświetlania RCF</p>
	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Szczegółowe informacje dotyczące trybów wyświetlania zawarto w rozdziale „9.3. Odmiany ekranu głównego”. 	

OBROTY	prędkość obrotowa	zadana/uzyskana
RCF	względna siła odśrodkowa	zadane/uzyskane
CZAS	czas wirowania	zadany/uzyskany
TEMP	temperatura	zadana/uzyskana
PROG --	numer programu	
11199 / ---	numer wirnika	
PARAM	menu parametrów pracy wirówki	
MENU	menu wirówki	

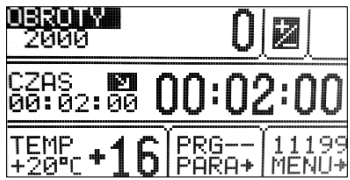
	aktywny tryb zmiany ustawień		
	charakterystyka użytkownika (ACC/DEC 10-19)		
	gęstość inna niż 1,2 g/cm ³		
	zmieniony promień wirowania		
	zliczanie czasu wirowania (malejąco)		zliczanie czasu wirowania (rosnąco)
	chłodzenie do zadanej temperatury		
	chłodzenie w trybie FAST COOL		
	wirowanie		wirowanie (z automatycznym otwarciem pokrywy)
	postój z zamkniętą pokrywą		postój z otwartą pokrywą
	hamowanie		najszybsze możliwe hamowanie
	identyfikacja wirnika		
	komora termiczna		
	opóźnienie od temperatury		
	opóźnienie od czasu		
	rozwijanie listy		
	czasowo zablokowana edycja parametrów		
	ustawiona blokada hasłem		
	trwa odmierzenie czasu (miga)		
	opcja wyłączona		opcja włączona



6.3 Ustawianie RPM, RCF, czasu wirowania, temperatury

Na ekranie standardowym możliwe jest ustawienie:

prędkości wirowania - RPM	OBROTY
względnej siły odśrodkowej (jako wielokrotność przyspieszenia ziemskiego)	RCF
czasu wirowania	CZAS
temperatury wirowania	TEMP (tylko MPW-260R)


Aby wprowadzić nową wartość zakładki **OBROTY** należy:





- Wcisnąć klawisz **SET** (włączy tryb edycji). pojawi się symbol .
- Klawiszami **▲▼◀▶** zaznaczyć wybrane pole **OBROTY** (podświetli się).
- Wcisnąć klawisz **SET**,  zacznie migać.
- Klawiszami **◀▶** wybrać rząd wielkości zmienianej wartości (podświetli się).
- Klawiszami **▲▼** ustawić wartość.
- Powtórzyć dwie powyższe czynności dla wszystkich zmienianych rzędów wielkości.
- Zaakceptować ustawienia klawiszem **SET**.
- Klawiszem **BACK** opuścić tryb edycji.

▪ Zmiana obrotów pociąga za sobą zmianę wartości RCF.

Aby wprowadzić nową wartość zakładki **RCF** należy:






- Wcisnąć klawisz **SET** (włączyć tryb edycji) pojawi się symbol .
- Klawiszami **▲▼◀▶** zaznaczyć wybrane pole **RCF** (podświetli się).
- Wcisnąć klawisz **SET**,  zacznie migać.
- Klawiszami **◀▶** wybrać rząd wielkości zmienianej wartości (podświetli się).
- Klawiszami **▲▼** ustawić wartość.
- Powtórzyć dwie powyższe czynności dla wszystkich zmienianych rzędów wielkości.
- Zaakceptować ustawienia klawiszem **SET**.
- Klawiszem **BACK** opuścić tryb edycji.


▪ Zmiana RCF pociąga za sobą zmianę wartości obrotów.

- Podczas ustawiania wartości prędkości, ustawianie „setek” lub „tysięcy” zeruje „jedności” i „dziesiątki”.

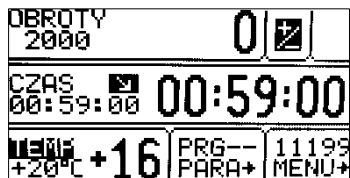
Aby wprowadzić nową wartość zakładki **CZAS** należy:

	<ul style="list-style-type: none"> Wcisnąć klawisz SET (włączy tryb edycji) pojawi się symbol . Klawiszami ▲▼◀▶ zaznaczyć pole CZAS (podświetli się).
<p style="text-align: center;">00:02:00 [hh : mm : ss]</p> <p>przykładowo: czas wirowania – 2 minuty 00 sekund</p>	<ul style="list-style-type: none"> Wcisnąć klawisz SET,  zacznie migać. Klawiszami ◀▶ wybrać rząd wielkości zmienianej wartości (podświetli się). Klawiszami ▲▼ ustawić wartość. Powtórzyć dwie powyższe czynności dla wszystkich rzędów wielkości (hh:mm:ss). Zaakceptować ustawienia klawiszem SET. Klawiszem BACK opuścić tryb edycji.
<p style="text-align: center;">00:02:00</p>	<p>ustawiona wartość</p>
<p style="text-align: center;">02:00</p>	<p>bieżąca wartość (cyfry znaczące) – odliczana w trakcie wirowania.</p>

Tryb **HOLD** – tryb pracy ciągłej (wirowanie do momentu wciśnięcia klawisza **STOP**)

	<ul style="list-style-type: none"> W celu uruchomienia trybu HOLD należy ustawić wartość czasu na 00:00:00 (w sposób podany powyżej). By przerwać wirowanie w trybie HOLD należy wcisnąć klawisz STOP.
---	--


Aby wprowadzić nową wartości zakładki **TEMP** należy (tylko MPW-260R):



OBROTY
2000 0

CZAS
00:59:00 00:59:00

TEMP
+20°C +16 PRG-- 11199
PARA+ MENU+

- Wcisnąć klawisz **SET** (włączy się tryb edycji) pojawi się symbol .
- Klawiszami **▲▼◀▶** zaznaczyć pole **TEMP** (podświetli się).
- Wcisnąć klawisz **SET**.
- Klawiszami **▲▼** ustawić wartość [-20°C÷40°C].
- Zaakceptować ustawienia klawiszem **SET**.
- Klawiszem **BACK** opuścić tryb edycji.

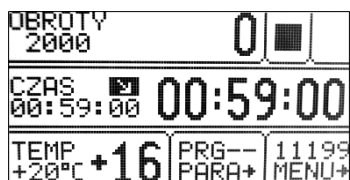
6.4 Programy użytkownika



OBROTY
2000 0

CZAS
00:59:00 00:59:00

TEMP
+20°C +16 PRG 2 11199
PARA+ MENU+



OBROTY
2000 0

CZAS
00:59:00 00:59:00


TEMP
+20°C +16 PRG-- 11199
PARA+ MENU+

Po uruchomieniu wirówki, aktywny jest program, który był używany podczas poprzedniej sesji. Jeśli żaden program nie był wczytany, wyświetlane są ostatnie zadane parametry.

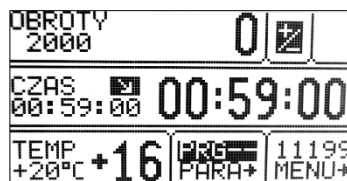
Wybór programu:


Wejście w tryb wyboru programu dla ekranu uproszczonego:



- Wcisnąć  przez 1s.
- Pojawi się dodatkowe okienko wyboru.
- Przy pomocy klawiszy ▲▼ wybrać **PROG**.
- Wcisnąć **SET** pojawi się ramka wyboru.

Wejście w tryb wyboru programu dla ekranu standardowego:



- Wcisnąć klawisz **SET**, pojawi się symbol .
- Klawiszami ▲▼◀▶ najechać na pole **PRG --** (podświetli się).
- Wcisnąć klawisz **SET**. Pojawi się lista programów.

Zakładka trybu wyboru programu:

Nr	OBRÓTY	RCF	WIR.
0	4325	1401	11199
1	6000	2858	11715
2	6000	2858	11715
3	4166	1300	11199
4	5500	4058	11743
5			

- Klawiszami ▲▼ wybrać pożądaną pozycję programu (zaznaczona symbolem ▶).
- Wcisnąć klawisz **SET** - pojawi się ramka wyboru.

Nr	OBRÓTY	RCF	WIR.
99			
0	WCZYTAJ		1
1	ZAPISZ		1
2	USUN		1
3	KRZYWE		1
4	NOWY PROGRAM		1
5			

- Czynności **WCZYTAJ**, **ZAPISZ**, **USUŃ**, **KRZYWE**, **NOWY PROGRAM** dotyczą wybranego programu (zaznaczonego symbolem ▶).
- ▶ – program aktualnie wybrany.

- WCZYTAJ** – wczytanie wybranego programu,

Nr	OBRÓTY	RCF	WIR.
0	ZAPISAĆ ?		
1	TAK		
2	NIE		
3			
4			
5			

- ZAPISZ** – zapisanie bieżących parametrów (potwierdzić naciskając TAK),

Nr	OBRÓTY	RCF	WIR.
0	USUNĄĆ ?		
1	TAK		
2	NIE		
3			
4			
5			

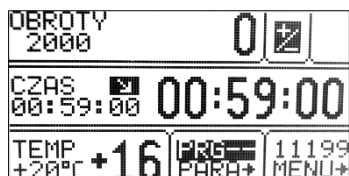
- USUN** – skasowanie programu (potwierdzić zaznaczając TAK),

- KRZYWE** – tworzenie charakterystyk

- NOWY PROGRAM** – tworzenie nowego programu

NOWY PROGRAM – wejście w tryb tworzenia nowego programu (opisane poniżej).

Tworzenie nowego programu:

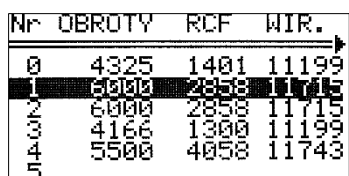


OBROTY
2000 0

CZAS
00:59:00 00:59:00

TEMP
+20°C +16


PARAM MENU



Nr	OBROTY	RCF	WIR.
0	4325	1401	11199
1	6000	2858	11715
2	6000	2858	11715
3	4166	1300	11199
4	5500	4058	11743
5			



Nr	OBROTY	RCF	WIR
0			1
1	WCZYTAJ		1
2	ZAPISZ		1
3	USUN		1
4	KRZYWE		1
5	NOWY PROGRAM		

- Wcisnąć klawisz **SET**, pojawi się symbol .
- Klawiszami **▲▼◀▶** najechać na pole **PRG--** (podświetli się).
- Wcisnąć klawisz **SET**. Pojawi się lista programów.
- Wcisnąć klawisz **SET** - pojawi się ramka wyboru.
- Wybrać **NOWY PROGRAM**, wcisnąć **SET** oraz **BACK**, a następnie ustawić pożądane parametry wirowania (patrz rozdział „6.Wirowanie”).
- W celu zapisania programu należy powrócić do menu **PRG--** i zapisać program pod wybranym numerem jak opisano uprzednio.

Zmiana parametrów w czasie wirowania:

- Istnieje możliwość zmiany parametrów **OBROTY, RCF, CZAS**, ustawień w zakładce **PARAM**. w trakcie procesu wirowania. Po takiej zmianie układ modyfikuje proces wirowania dostosowując się do bieżącego ustawienia. W przypadku zmodyfikowania wczytanego programu, przed zapisaniem go wyświetlony będzie symbol **PRG--** (zamiast numeru programu).

KRZYWE – tworzenie charakterystyk rozpędzania lub hamowania.

Nr	OBROTY	RCF	WIR.
0	4325	1401	11199
1	6000	2858	11715
2	6000	2858	11715
3	4166	1300	11199
4	5500	4058	11743

Nr	OBROTY	RCF	WIR.
0			
1			
2			
3			
4			
5			

WCZYTAJ
ZAPISZ
USUN
KRZYWE
NOWY PROGRAM

- Klawiszami ▲▼ wybrać zapisany program, dla którego zamierzamy utworzyć charakterystykę rozpędzania lub hamowania (zaznaczony symbolem ▶)
- Wcisnąć klawisz **SET**
- Klawiszami ▲▼ wybrać **KRZYWE**
- Wcisnąć klawisz **SET** - pojawi się ramka wyboru.

Nr	OBROTY	RCF	WIR.
0			
1			
2			
3			
4			
5			

PROGRAM: 3

ROZPEDZANIE
HAMOWANIE

- Klawiszami ▲▼ wybrać **ROZPEDZANIE** dla utworzenia charakterystyki rozpędzania lub **HAMOWANIE** dla charakterystyki hamowania.
- Nacisnąć klawisz **SET**.

Charakterystyka **rozpędzania**

PROG / KRZYWE / **ROZPEDZANIE**





Po wybraniu opcji w menu **PROG → KRZYWE → ROZPEDZANIE** pojawi się okno kreatora charakterystyk:

Na ekranie zostanie wyświetlona bieżąca charakterystyka rozruchu wybranego programu.

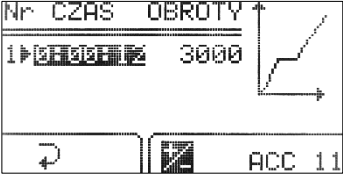




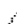


Wyświetlone **OBROTY** lub **3000** (przykład):

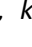
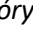


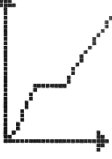
Nr	nr odcinka (maks. 4)
CZAS	czas osiągnięcia zadanej prędkości
OBROTY	zadana prędkość
ACC:11	nr charakterystyki (10-19)
⊕	dodanie nowego odcinka
⊖	usunięcie ostatniego odcinka
✎	edycja odcinka (odcinków)
↶	wyjście z menu krzywych
↷	przełączanie RPM/RCF
	wejście w widok wykresu

W pierwszej chwili podświetlone jest . Wciśnięcie **SET** spowoduje w tej sytuacji powrót do menu **PROG → KRZYWE** bez dokonywania zmian w charakterystyce rozruchowej. Aby rozpocząć edycję charakterystyki jednodcinkowej należy wybrać klawiszami   ikonę  i wcisnąć **SET**.

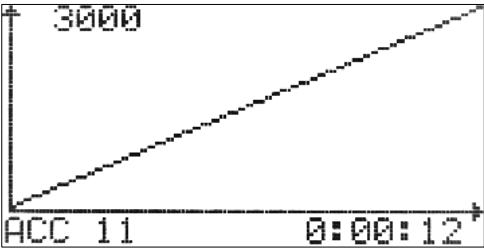
ODCINEK 1.

Wejście w menu edycji odcinków charakterystyki (podświetli się czas):	
	
	edycja wartości (miganie oznacza edytowanie danej wartości) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wcisnąć SET ▪ Klawiszami     wybrać wartość czasu dla odcinka ▪ Wcisnąć SET ▪ Klawiszem  wybrać  i wcisnąć SET, aby zakończyć edycję charakterystyki. Zakończyć edycję można również klawiszem BACK

Po zakończeniu programowania czasu i/lub prędkości można graficznie wyświetlić odcinek (wszystkie odcinki) **CZAS + OBROTY** charakterystyki rozruchowej użytkownika. Ustawione odcinki charakterystyki ilustrowane są na wykresie, który można wyświetlić wybierając klawiszami  

ikonę  i wciskając **SET**. Opuścić wciskając **SET** lub **BACK**.

WYKRES

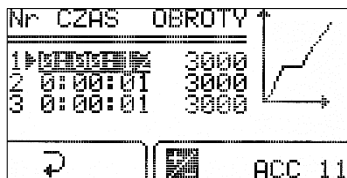
Okno wykresu dla charakterystyki:


DODAWANIE I EDYCJA ODCINKÓW

Aby zaprogramować kolejne odcinki należy wybrać klawiszami ◀▶ ikonę ⊕ i wcisnąć **SET**. Pojawi się nowy odcinek (odcinki) z czasem 1 sekundy i prędkością równą prędkości maksymalnej.

Aby rozpocząć edycję nowo dodanego odcinka (odcinków) należy wybrać klawiszami ◀▶ ikonę ✎, wcisnąć **SET** i wykonać instrukcje podane poniżej.

Wejście w menu edycji odcinków charakterystyki (podświetli się czas):



Maksymalna wartość prędkości dla odcinka nie może być wyższa niż wartość prędkości maksymalnej dla charakterystyki (dla ostatniego odcinka). Możliwe jest stworzenie odcinków „malejących”.

- Klawiszami ▲▼◀▶ podświetlić czas lub prędkość dla żadanego odcinka
- Wcisnąć **SET**
- Klawiszami ▲▼◀▶ wybrać wartość
- Wcisnąć **SET**
- Powtarzać do momentu ustawienia wszystkich odcinków
- Aby zakończyć edycję charakterystyki klawiszami ▲▼ wybrać ↻ i wcisnąć **SET**. Zakończyć edycję można również klawiszem **BACK**

USUWANIE ODCINKÓW


W oknie kreatora charakterystyk:

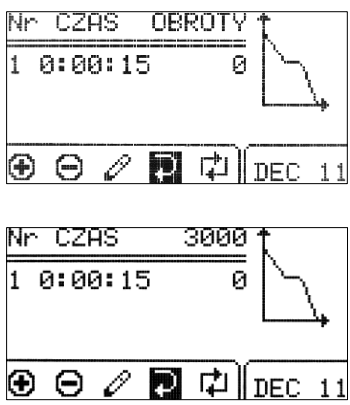
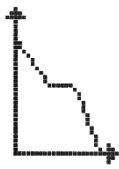
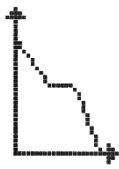
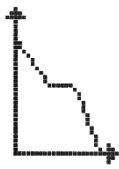


- Wybrać klawiszami ◀▶ ikonę ⊖ i wcisnąć **SET**
- W oknie „Usunąć?” klawiszami ▲▼ wybrać TAK, aby potwierdzić usunięcie odcinka charakterystyki lub NIE, aby anulować
- Wcisnąć **SET**

Możliwe jest zaprogramowanie charakterystyki z wykorzystaniem RCF. W tym celu należy w oknie kreatora charakterystyk wybrać klawiszami ◀▶ ikonę ↻ i wcisnąć **SET**.

ZAPISANIE UTWORZONEJ CHARAKTERYSTYKI

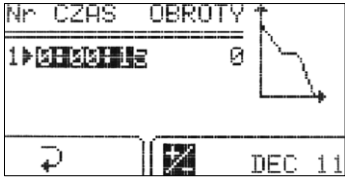


W oknie kreatora charakterystyk:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wybrać klawiszami ◀▶ ikonę ↻ i wcisnąć SET ▪ W oknie „Zapisać?” klawiszami ▲▼ wybrać TAK, aby potwierdzić zapisanie charakterystyki lub NIE, aby wyjść bez jej zapisywania ▪ Wcisnąć SET

Charakterystyka hamowania :	PROG/ KRZYWE / HAMOWANIE																				
<p>Po wybraniu opcji w menu PROG → KRZYWE → HAMOWANIE pojawi się okno kreatora charakterystyk:</p> <p>Na ekranie zostanie wyświetlona bieżąca charakterystyka hamowania wybranego programu. Tworzenie charakterystyki hamowania przebiega w zbliżony sposób do tworzenia charakterystyki rozpędzania.</p>																					
<p>Wyświetlone OBROTY lub 3000 (przykład):</p> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Nr</td> <td>nr odcinka (maks. 4)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CZAS</td> <td>czas osiągnięcia zadanej prędkości</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OBROTY</td> <td>zadana prędkość</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DEC:11</td> <td>nr charakterystyki (10-19)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⊕</td> <td>dodanie nowego odcinka</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⊖</td> <td>usunięcie ostatniego odcinka</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">✎</td> <td>edycja odcinka (odcinków)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↶</td> <td>wyjście z menu krzywych</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↷</td> <td>przełączanie RPM/RCF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td>wejście w widok wykresu</td> </tr> </table>	Nr	nr odcinka (maks. 4)	CZAS	czas osiągnięcia zadanej prędkości	OBROTY	zadana prędkość	DEC:11	nr charakterystyki (10-19)	⊕	dodanie nowego odcinka	⊖	usunięcie ostatniego odcinka	✎	edycja odcinka (odcinków)	↶	wyjście z menu krzywych	↷	przełączanie RPM/RCF		wejście w widok wykresu
Nr	nr odcinka (maks. 4)																				
CZAS	czas osiągnięcia zadanej prędkości																				
OBROTY	zadana prędkość																				
DEC:11	nr charakterystyki (10-19)																				
⊕	dodanie nowego odcinka																				
⊖	usunięcie ostatniego odcinka																				
✎	edycja odcinka (odcinków)																				
↶	wyjście z menu krzywych																				
↷	przełączanie RPM/RCF																				
	wejście w widok wykresu																				

W pierwszej chwili podświetlone jest ↶. Wciśnięcie **SET** spowoduje w tej sytuacji powrót do menu **PROG → KRZYWE** bez dokonywania zmian w charakterystyce hamowania. Aby rozpocząć edycję charakterystyki jednociekowej należy wybrać klawiszami ◀▶ ikonę ✎ i wcisnąć **SET**.


ODCINEK 1.

Wejście w menu edycji odcinków charakterystyki (podświetli się czas):

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  edycja wartości (miganie oznacza edytowanie danej wartości) </div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wcisnąć SET ▪ Klawiszami ▲▼◀▶ wybrać wartość czasu dla odcinka ▪ Wcisnąć SET ▪ Klawiszem ▼ wybrać  i wcisnąć SET, aby zakończyć edycję charakterystyki. Zakończyć edycję można również klawiszem BACK
---	--

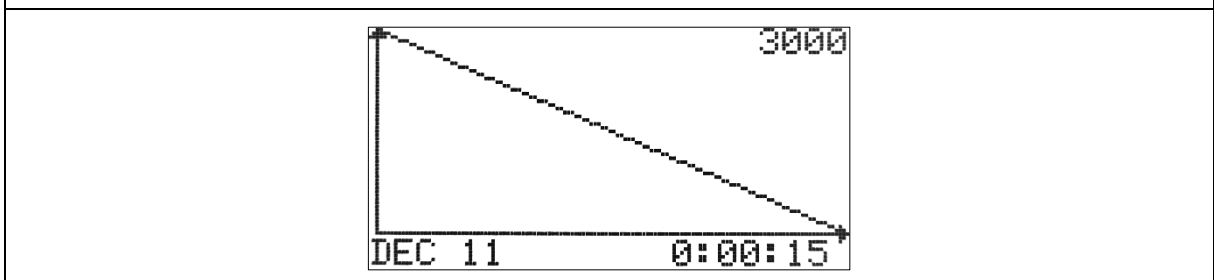
Ostatni z programowanych odcinków krzywej ma ustawioną prędkość=0 (OBROTY). Nie ma możliwości jej zmiany.

Po zakończeniu programowania czasu i/lub prędkości można graficznie wyświetlić odcinek (wszystkie odcinki) **CZAS + OBROTY** charakterystyki hamowania użytkownika. Ustawione odcinki charakterystyki ilustrowane są na wykresie, który można wyświetlić wybierając klawiszami ◀▶

ikonę  i wciskając **SET**. Opuścić wciskając **SET** lub **BACK**.

WYKRES

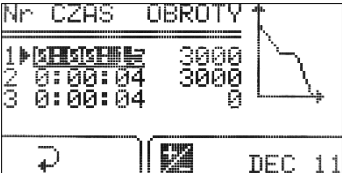
Okno wykresu dla charakterystyki:



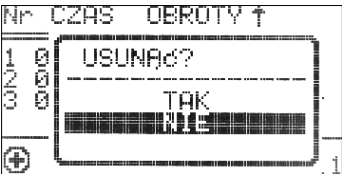
DODAWANIE I EDYCJA ODCINKÓW

Aby zaprogramować kolejne odcinki należy wybrać klawiszami ◀▶ ikonę ⊕ i wcisnąć **SET**. Pojawi się nowy wiersz (wiersze).

Aby rozpocząć edycję nowo dodanego wiersza (wierszy) należy wybrać klawiszami ◀▶ ikonę ✎, wcisnąć **SET** i wykonać instrukcje podane poniżej.

Wejście w menu edycji odcinków charakterystyki (podświetli się czas):	
	Maksymalna wartość prędkości dla odcinka nie może być wyższa niż wartość prędkości maksymalnej dla charakterystyki (dla pierwszego odcinka). Możliwe jest stworzenie odcinków „rosnących”.
	<ul style="list-style-type: none">▪ Klawiszami ▲▼◀▶ podświetlić czas lub prędkość dla żadanego odcinka▪ Wcisnąć SET▪ Klawiszami ▲▼◀▶ wybrać wartość▪ Wcisnąć SET▪ Powtarzać do momentu ustawienia wszystkich odcinków▪ Aby zakończyć edycję charakterystyki klawiszami ▲▼ wybrać ↻ i wcisnąć SET. Zakończyć edycję można również klawiszem BACK

USUWANIE ODCINKÓW

W oknie kreatora charakterystyk:	
	<ul style="list-style-type: none">▪ Wybrać klawiszami ◀▶ ikonę ⊖ i wcisnąć SET▪ W oknie „Usunąć?” klawiszami ▲▼ wybrać TAK, aby potwierdzić usunięcie odcinka charakterystyki lub NIE, aby anulować▪ Wcisnąć SET

Możliwe jest zaprogramowanie charakterystyki z wykorzystaniem RCF. W tym celu należy w oknie kreatora charakterystyk wybrać klawiszami ◀▶ ikonę ↻ i wcisnąć **SET**.

ZAPISANIE UTWORZONEJ CHARAKTERYSTYKI

W oknie kreatora charakterystyk:



- Wybrać klawiszami ◀▶ ikonę ↻ i wcisnąć **SET**
- W oknie „Zapisać?” klawiszami ▲▼ wybrać TAK, aby potwierdzić zapisanie charakterystyki lub NIE, aby wyjść bez jej zapisywania
- Wcisnąć **SET**

6.5 Wczytanie programu z charakterystyką użytkownika



Wczytanie programu ze zmodyfikowaną charakterystyką w zakładce PROG/**KRZYWE** jest sygnalizowane ikoną na ekranie:




Symbol ↻ oznacza wybranie programu ze zmodyfikowaną charakterystyką rozruchu / hamowania (nr charakterystyk 10 ÷ 19).

Zmiana jakiegokolwiek parametru pociąga za sobą dezaktywację trybu charakterystyki wieloodcinkowej.

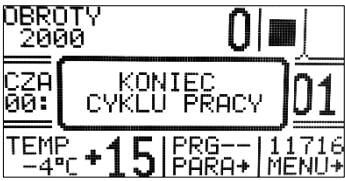




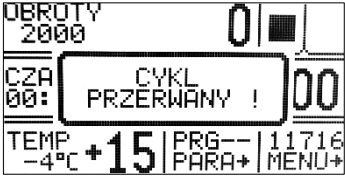
6.6 Wybór wirnika i pojemnika

Ekran uproszczony:																						
	<ul style="list-style-type: none"> Wcisnąć  przez 1s. Przy pomocy klawiszy ▲▼ wybrać numer wirnika (na ekranie przykładowym 11716/-----). Wcisnąć SET. Przeprowadzić operacje opisane poniżej (za opisem ustawiania wirnika w trybie ekranu standardowego). 																					
Ekran standardowy:																						
	<ul style="list-style-type: none"> Wcisnąć klawisz SET, pojawi się symbol . Klawiszami ▲▼◀▶ przejść do menu 11199 / ----- (przykładowy numer). Wcisnąć klawisz SET (pojawi się lista wirników wraz z pojemnikami). 																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WIR.</th> <th>POJEMN.</th> <th>OBROTY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 11199</td> <td>-----</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>11461</td> <td>-----</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>11716</td> <td>-----</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>11760</td> <td>-----</td> <td>14000</td> </tr> <tr> <td>11942</td> <td>-----</td> <td>6000</td> </tr> <tr> <td>11943</td> <td>-----</td> <td>15000</td> </tr> </tbody> </table>	WIR.	POJEMN.	OBROTY	> 11199	-----	15000	11461	-----	15000	11716	-----	15000	11760	-----	14000	11942	-----	6000	11943	-----	15000	<ul style="list-style-type: none"> Klawiszami ▲▼ wybrać pożądany numer wirnika. Potwierdzić wybór naciskając klawisz SET. Jeśli jest możliwość wybrania pojemnika: <ul style="list-style-type: none"> Klawiszami ▲▼ wybrać pożądany numer pojemnika. Wcisnąć klawisz SET. Wyłączyć tryb edycji wciskając klawisz BACK.
WIR.	POJEMN.	OBROTY																				
> 11199	-----	15000																				
11461	-----	15000																				
11716	-----	15000																				
11760	-----	14000																				
11942	-----	6000																				
11943	-----	15000																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RCF</th> <th>RMAX</th> <th>RMIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 16854</td> <td>67</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>20879</td> <td>83</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>17608</td> <td>70</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>20160</td> <td>92</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>3542</td> <td>88</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>21382</td> <td>85</td> <td>51</td> </tr> </tbody> </table>	RCF	RMAX	RMIN	> 16854	67	40	20879	83	40	17608	70	40	20160	92	40	3542	88	50	21382	85	51	<ul style="list-style-type: none"> Przy pomocy klawiszy ◀▶ można przemieszczać się pomiędzy ekranami z parametrami wirników.
RCF	RMAX	RMIN																				
> 16854	67	40																				
20879	83	40																				
17608	70	40																				
20160	92	40																				
3542	88	50																				
21382	85	51																				
<ul style="list-style-type: none"> Możliwe jest ustawienie trybu AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI WIRNIKA – patrz opis w rozdziale „9.8. Inne”. 																						

6.7 Tryb **SHORT**

TRYB SHORT – tryb krótkiej pracy (wirowanie przy wciśniętym przycisku SHORT)	
	<ul style="list-style-type: none"> Tryb SHORT uruchamia się poprzez wciśnięcie i przytrzymanie ►► (SHORT). Praca w tym trybie trwa tyle czasu, ile użytkownik trzyma klawisz SHORT. Wirowanie zostanie zakończone po puszczeniu klawisza SHORT.

6.8 Zakończenie wirowania

<ul style="list-style-type: none"> Po osiągnięciu ustawionego czasu pracy wirowanie zostanie zakończone. 	
	
 x1	<ul style="list-style-type: none"> Przed upłynięciem ustawionego czasu pracy można przerwać wirowanie za pomocą klawisza STOP (z charakterystyką hamowania ustawioną w programie). W tym trybie hamowania widoczny jest symbol .
 x2	<ul style="list-style-type: none"> Powtórne wciśnięcie klawisza STOP spowoduje zatrzymanie z najszybszą charakterystyką. W tym trybie hamowania widoczny jest symbol .
	
<ul style="list-style-type: none"> Informacja o zakończeniu wirowania może być skasowana za pomocą wciśnięcia któregoś z podanych klawiszy: STOP, SET, COVER, ▲▼◀► lub BACK. 	

6.9 Czasowo zablokowane funkcje

Dostęp do wybranych funkcji może być czasowo blokowany.

	OBROTY	RCF	CZAS	TEMP	PROG —	— / — (WYBÓR WIRNIKA)	PARAM	MENU
KOMORA TERMICZNA	●	●	●	○	●	●	●	●
STANDARDOWE WIROWANIE	●	●	●	●	●	○	●	○

- dostępne
- zablokowane

7 Regulacja temperatury



dotyczy **MPW-260R**

Wirówka wyposażona jest w ekologiczny układ chłodzenia z regulacją temperatury. W czasie pracy może występować różnica między wskazaniem temperatury na wskaźniku, a temperaturą próbki w wirniku. Zależy to od przewodności cieplnej wirnika, próbek, próbki, temperatury otoczenia, temperatury wirnika wraz z wyposażeniem oraz czasu wirowania.

Aby wprowadzić nową wartość zakładki **TEMP** należy:


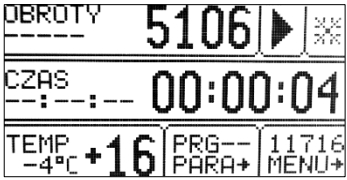


OBROT 2000	0	
CZAS 00:59:00	00:59:00	
TEMP +20°C	+16	PRG-- 11199 PARA+ MENU+

- Wcisnąć klawisz **SET** (włączy tryb edycji), pojawi się symbol
- Klawiszami **▲▼◀▶** zaznaczyć pole **TEMP** (podświetli się).
- Wcisnąć klawisz **SET**.
- Klawiszami **▲▼** ustawić wartość (dostępny zakres: od -20°C do 40°C).
- Zaakceptować wartość klawiszem **SET**.
- Klawiszem **BACK** opuścić tryb edycji.


OBROT 2000	2000	
CZAS 00:59:00	00:58:45	
TEMP -4°C	+16	PRG-- 11716 PARA+ MENU+

Rozpoczęcie schładzania sygnalizowane jest wyświetleniem symbolu (migający).


7.1 Chłodzenie wstępne z wirowaniem – FAST COOL

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parametry możliwe do regulowania w trybie FAST COOL <ul style="list-style-type: none"> ▫ temperatura, (aby funkcja mogła być wykorzystana, temperatura zadana musi być niższa niż osiągnięta). ▪ W celu wirowania preparatów o obniżonej temperaturze (np. przechowywanych w zewnętrznej lodówce) należy dokonać wstępnego schłodzenia komory wirowania, wirnika i pojemników wirówki do zadanej temperatury w celu zminimalizowania różnic temperatury. ▪ Funkcję wstępnego chłodzenia uaktywnia się za pomocą przycisku FAST COOL (pokrywa musi być zamknięta - wirnik w trybie FAST COOL obraca się) ▪ W trybie FAST COOL układ sam dobiera optymalne parametry wirowania pozwalające na jak najszybsze uzyskanie zadanej temperatury.
	<p>Funkcja wstępnego chłodzenia FAST COOL zilustrowana jest ikonką  migającą w prawej części ekranu.</p>
	<p>Funkcję FAST COOL można w dowolnym momencie przerwać (poprzez naciśnięcie klawisza STOP).</p> <p>Przerwanie funkcji sygnalizowane jest wyświetleniem komunikatu.</p>


7.2 Chłodzenie wstępne bez wirowania – KOMORA TERMICZNA

	PARAM → KOMORA TERMICZNA
	<ul style="list-style-type: none">▪ Istnieje możliwość chłodzenia komory wirowania z zatrzymanym wirnikiem.▪ Sposób włączania KOMORY TERMICZNEJ opisany jest w rozdziale „8.5. Komora termiczna”.

7.3 Chłodzenie lub grzanie w trybie opóźnienie startu – OD TEMPERATURY

	PARAM → OPÓŹNIENIE STARTU/OD TEMPERATURY
	<ul style="list-style-type: none">▪ Istnieje możliwość rozpoczęcia wirowania dopiero po osiągnięciu zadanej temperatury w komorze.▪ Sposób włączania OPÓŹNIENIA STARTU - OD TEMPERATURY opisany jest w rozdziale „8.8. Opóźnienie startu – od temperatury”.

7.4 Chłodzenie w trybie „SHORT”




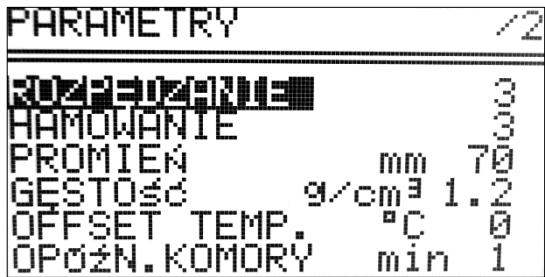
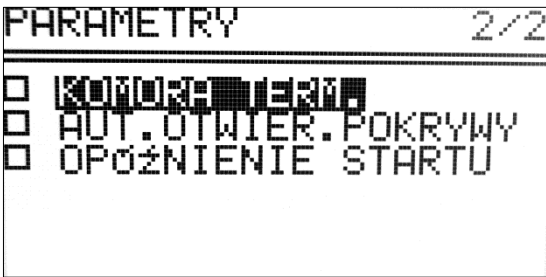
	<ul style="list-style-type: none">▪ Chłodzenie komory wirowania następuje również przy wirowaniu z użyciem funkcji SHORT.▪ Sposób obsługi TRYBU SHORT opisany jest w rozdziale „6.7. Tryb SHORT”.
---	--

7.5 Uwagi dotyczące funkcji chłodzenia

Wirówka z funkcją chłodzenia – MPW-260R posiada wydajny układ chłodzenia umożliwiający uzyskiwanie zadanych temperatur w komorze wirowania nawet przy maksymalnych prędkościach wirników lub szybkie uzyskiwanie zadanej temperatury (np. +4°C). Należy jednak pamiętać, że temperatura uzyskiwana w komorze wirowania jak również szybkość uzyskiwania zadanej temperatury zależy od wielu czynników m.in.: rodzaju wirnika, prędkości wirowania, temperatury otoczenia itd. Temperatura na wyświetlaczu jest właściwa dla miejsca zainstalowania czujnika temperatury w komorze wirowania, dokładność wynosi $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Temperatura próbki może być inna.


8 Parametry wirowania

Rozdział ten zawiera przykładowe ekrany wirówki MPW-260R (ekrany dla MPW-260 – bez chłodzenia – nie zawierają pola dotyczącego temperatury).


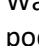



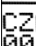

Ekran uproszczony:	
	<ul style="list-style-type: none"> Wcisnąć  przez 1s. Przy pomocy klawiszy ▲▼ wybrać PARAM. Wcisnąć SET.
Ekran standardowy:	
	<ul style="list-style-type: none"> Wcisnąć SET. Klawiszami ▲▼◀▶ przejść do menu PARA. Wcisnąć SET.
<ul style="list-style-type: none"> W zakładce PARAMETRY można poruszać się pomiędzy dwoma ekranami za pomocą klawiszy ◀▶. 	
	

ROZPĘDZANIE	wybrana charakterystyka rozpędzania
HAMOWANIE	wybrana charakterystyka hamowania
PROMIEŃ [mm]	możliwość korekty promienia wirowania
GĘSTOŚĆ (g/cm³)	gęstość wirowanej substancji
OFFSET TEMP. (°C)	wartość korekty temperatury
OPÓŹN. KOMORY (min)	opóźnienie między wybraniem trybu komory termicznej a uruchomieniem go
KOMORA TERM.	schładzanie komory bez wirowania
AUT. OTWIER. POKRYWY	automatyczne otwieranie pokrywy po zakończonym wirowaniu
OPÓŹNIENIE STARTU	opóźnienie rozpoczęcia wirowania


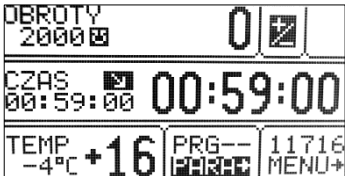

8.1 Rozpędzanie/hamowanie – wybór charakterystyki

 <pre> PARAMETRY 1/2 ROZPEDZANIE 0 HAMOWANIE 0 PROMIEN mm 70 GESTOSC g/cm³ 1.2 OFFSET TEMP. °C 0 OPOZ.N. KOMORY min 1 </pre>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klawiszami ▲▼ wybrać ROZPEDZANIE lub HAMOWANIE. ▪ Wcisnąć klawisz SET. ▪ Klawiszami ▲▼ ustawić wybrany numer charakterystyki. ▪ Zaakceptować wartość klawiszem SET. ▪ Klawiszem BACK opuścić tryb edycji. <p>ROZPEDZANIE – wybór indywidualnie dobranych liniowych charakterystyk (0 ÷ 9) sprzężonych z odpowiednimi wirnikami. 0 - najszybsze rozpędzanie, 9 - najwolniejsze rozpędzanie.</p> <p>HAMOWANIE – wybór indywidualnie dobranych liniowych charakterystyk (0 ÷ 9) sprzężonych z odpowiednimi wirnikami. 0 – najszybsze hamowanie, 9 – najwolniejsze hamowanie.</p>
---	--

8.2 Promień wirowania

 <pre> PARAMETRY 1/2 ROZPEDZANIE 0 HAMOWANIE 0 PROMIEN mm 70 GESTOSC g/cm³ 1.2 OFFSET TEMP. °C 0 OPOZ.N. KOMORY min 1 </pre>	<p>PROMIEN [mm] - ustawianie promienia wirowania możliwe jest w zakresie $R_{min} \div R_{max}$. Wartości te są różne dla różnych wirników, a podano je w zakładce  /  (LISTA WIRNIKÓW). Korekcja promienia służy do bardziej precyzyjnego sterowania RCF, na przykład, gdy użytkownik musi znać rzeczywisty RCF w połowie długości próbówki.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klawiszami ▲▼ wybrać PROMIEN ▪ wcisnąć SET ▪ przy pomocy klawiszy ▲▼ wybrać pożądaną wartość ▪ wcisnąć SET
 <pre> RCF 309  0  CZAS  00:59:00 00:59:00 TEMP -4°C +16 PRG-- 11716 -4°C +16 PARA+ MENU+ </pre>	<p>Zmiana promienia wirowania zilustrowana jest ikonką  widoczną w zakładce RCF.</p> <p>Obliczana wartość RCF uwzględnia manualnie wprowadzoną wartość promienia.</p>

8.3 Gęstość próbek

 <p>PARAMETRY 1/2</p> <p>ROZPEDZANIE 3</p> <p>HAMOWANIE 3</p> <p>PROMIEN mm 70</p> <p>GĘSTOŚĆ g/cm³ 1.2</p> <p>OFFSET TEMP. °C 0</p> <p>OPÓŹN. KOMORY min 1</p>	<p>GĘSTOŚĆ (g/cm³) - domyślnie gęstość wirowanej próbki ustawiona na 1,2 g/cm³.</p> <p>Zmiana gęstości wirowanej próbki możliwe jest w zakresie 1,2 ÷ 9,9 g/cm³.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klawiszami ▲▼ wybrać GĘSTOŚĆ ▪ wcisnąć SET ▪ przy pomocy klawiszy ▲▼ wybrać pożądaną wartość. ▪ wcisnąć SET.
 <p>OBROTY 2000 0</p> <p>CZAS 00:59:00 00:59:00</p> <p>TEMP -4°C +16 PRG-- 11716</p> <p>----- MENU+</p>	<p>Zmiana gęstości próbki zilustrowana jest ikonką  widoczną w zakładce OBROTY.</p> <p>Zwiększenie gęstości powoduje zmniejszanie dopuszczalnych obrotów wirnika.</p>

8.4 Offset temperaturowy



tylko MPW-260R.

PARAMETRY		1/2
ROZPEDZANIE		0
HAMOWANIE		0
PROMIEN	mm	70
GĘSTOŚĆ	g/cm ³	1.2
OFFSET TEMPER.	°C	0
OPÓŹN. KOMORY	min	1

Korekcja temperatury służy do bardziej precyzyjnej kontroli rzeczywistej temperatury próbki. Może to być pomocne w przypadku próbek o wysokiej / niskiej temperaturze początkowej lub próbek o dużej objętości.

- Klawiszami ▲▼ wybrać TEMP. OFFSET.
- Wcisnąć **SET**.
- Przy pomocy klawiszy ▲▼ wybrać różnicę między temperaturą, do której dążyć będzie układ chłodzenia, a temperaturą zadaną. Zatwierdzić wybór wciskając **SET**.

Uwaga!

Zastosowanie offsetu nie może rozszerzyć osiąganego przez wirówkę zakresu temperatur.

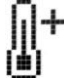

Opis funkcji

Przy temperaturze zadanej 20°C i ustawionej wartości offsetu równej -5°C, układ faktycznie będzie dążył do osiągnięcia 15°C. Przy temperaturze zadanej 20°C i ustawionej wartości offsetu równej 5°C, układ faktycznie będzie dążył do osiągnięcia 25°C. Temperatura wyświetlana na ekranie głównym jest korygowana o wartość offsetu.

Offset może być ustawiany w zakresie od -20°C do 20°C.


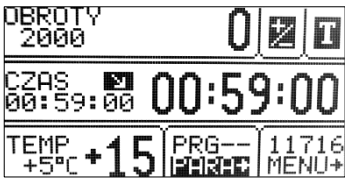

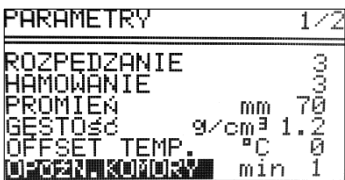
OBROT	2000	0	+
CZAS	00:59:00	00:59:00	
TEMP	-4°C	+12	
PRG--	11716		
MENU+			

Włączenie funkcji sygnalizowane jest na

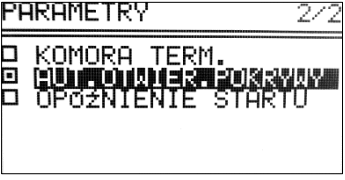
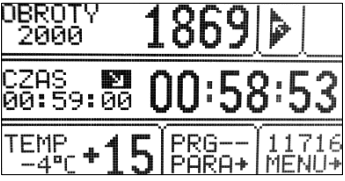

ekranie głównym za pomocą  lub  zależnie od znaku wartości offsetu.

8.5 Komora termiczna


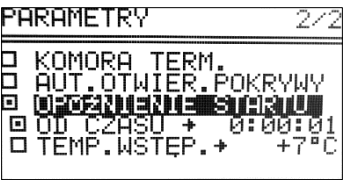


	tylko MPW-260R.
---	-----------------

<p>Utrzymywanie zadanej temperatury w komorze bez wirowania.</p>	<p>KOMORA TERM.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klawiszami ▲▼◀▶ zaznaczyć KOMORA TERM. ▪ Wcisnąć SET (aby włączyć/wyłączyć). ▪ Klawiszem ▶ zaznaczyć wartość temperatury. ▪ Wcisnąć SET. ▪ Klawiszami ▲▼ ustawić wartość temperatury (od 0°C do 40°C). ▪ Wcisnąć SET. <p>Uwaga: nie należy ustawiać komory termicznej na wartość wyższą niż aktualnie wskazywana przez wirówkę.</p>
	<p>Włącznie funkcji Komory Termicznej zilustrowane jest symbolem  oraz wyświetlaną wartością w zakładce TEMP.</p> <p>Możliwość zmiany temperatury w zakładce TEMP jest zablokowana.</p> <p>Otworzenie pokrywy przerywa proces chłodzenia. Ponowne jej zamknięcie wznowia proces chłodzenia.</p>
	<p>Komora termiczna jest aktywowana z opóźnieniem. Opóźnienie komory jest ustawiane w zakładce OPÓŹN. KOMORY.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wybrać OPÓŹN. KOMORY. ▪ Wcisnąć SET. ▪ Przy użyciu klawiszy ▲▼ wybrać wartość opóźnienia (1-5min). ▪ Wcisnąć SET.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funkcja włącza się automatycznie po zatwierdzeniu i przy zamkniętej pokrywie. Po otwarciu pokrywy następuje przerwanie działania funkcji, a po ponownym zamknięciu funkcja się wznowia. Jeżeli funkcja KOMORA TERMICZNA jest włączona podczas cyklu wirowania, po zakończeniu tego cyklu następuje uaktywnienie funkcji KOMORY TERMICZNEJ aż do momentu otwarcia pokrywy. ▪ W odróżnieniu od pozostałych parametrów funkcję KOMORY TERMICZNEJ można włączyć wyłącznie podczas postoju wirnika. 	


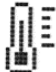
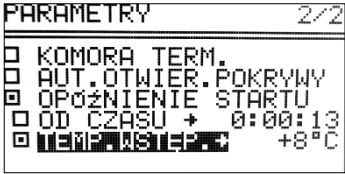
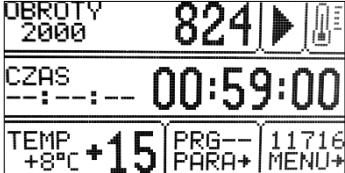
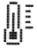
8.6 Automatyczne otwieranie pokrywy

Automatyczne otwieranie pokrywy	AUT. OTWIER. POKRYWY
	<ul style="list-style-type: none"> Gdy opcja jest aktywna, po zakończeniu pełnego cyklu wirowania pokrywa zostanie otwarta bez ingerencji użytkownika. W przypadku przerwania wirowania przyciskiem STOP (przed upływem zaprogramowanego czasu) otwarcie pokrywy będzie możliwe za pomocą przycisku COVER.
	<p>Ikona  świadczy o włączonej funkcji automatycznego otwierania pokrywy po wirowaniu.</p>

8.7 Opóźnienie startu – od czasu

	Wirowanie opóźnione o czas ustawiony przez użytkownika.	OPÓŹNIENIE STARTU / OD CZASU
		<ul style="list-style-type: none"> Klawiszami ▲▼◀▶ zaznaczyć pozycję OPÓŹNIENIE STARTU. Wcisnąć SET. Opóźnienie wirowania można ustawiać w zakresie 0 : 0 0 : 0 1 ÷ 9 : 5 9 : 5 9. Klawiszem ▼, a następnie SET, ▶ - zaznaczyć pole 0 : 0 0 : 0 1 (przykładowa wartość). Wcisnąć SET. Klawiszami ▲▼ ustawić wartość opóźnienia. Zatwierdzić ustawioną wartość klawiszem SET. Opuścić edytor klawiszem BACK.
		<p>Opóźnienie startu – od czasu zilustrowane jest migającym symbolem </p>
<ul style="list-style-type: none"> Opóźnienie startu - od czasu można przerwać w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie klawisza STOP. 		
<ul style="list-style-type: none"> Uruchomienie opcji OPÓŹNIENIE STARTU / OD CZASU wyklucza jednoczesne uruchomienie opcji OPÓŹNIENIE STARTU / WSTEP. TEMP. 		

8.8 Opóźnienie startu – od temperatury

	tylko MPW-260R.	
	Rozpoczęcie wirowania po osiągnięciu zadanej temperatury.	OPÓŹNIENIE STARTU / WSTEP. TEMP
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klawiszami ▲▼◀▶ zaznaczyć OPOZNIENIE STARTU ▪ Wcisnąć SET. ▪ Klawiszami ▲▼ zaznaczyć pozycję TEMP WSTEP. ▪ Wcisnąć SET. ▪ Wcisnąć ▶, wcisnąć SET. ▪ Klawiszami ▲▼ ustawić wartość temperatury, po osiągnięciu której rozpocznie się wirowanie. ▪ Wcisnąć SET. ▪ Opuścić edytor wciskając BACK.
		Opóźnienie startu – od temperatury zilustrowane jest migającym symbolem  .
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gdy funkcja jest aktywna obroty mogą być zredukowane do wartości optymalnych dla funkcji FAST COOL, gdy ustawiona prędkość jest niższa od wartości optymalnej, wirnik obraca się z zadaną przez użytkownika prędkością. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opóźnienie startu- od temperatury można przerwać w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie klawisza STOP. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uruchomienie opcji OPÓŹNIENIE STARTU / TEMP WSTEP. wyklucza jednoczesne uruchomienie opcji OPÓŹNIENIE STARTU / OD CZASU. 		

8.9 Wydruk raportu (USB)

Po zakończeniu procesu wirowania istnieje możliwość przesłania raportu do komputera PC a następnie jego zapis lub wydruk.

Komputer PC (USB)

Elementy potrzebne do podłączenia komputera przez złącze USB:

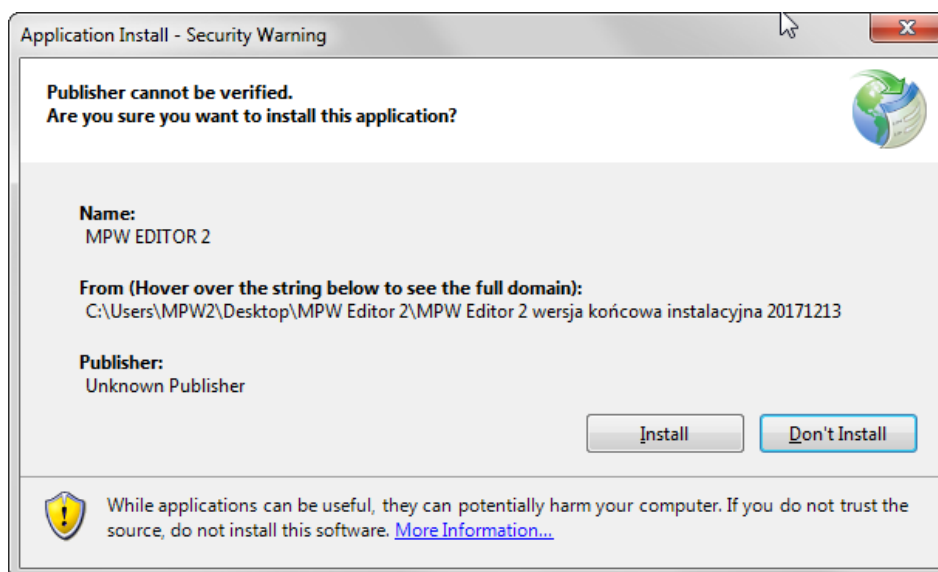
nazwa	szt.	nr kat.
przewód USB A-A	1	16655
aplikacja MPW Editor 2	1	do pobrania ze strony: www.mpw.pl

Wymagany system operacyjny: **Microsoft Windows 10 (64bit).**

Producent nie gwarantuje poprawnej pracy programu z innymi systemami operacyjnymi.

Przygotowanie

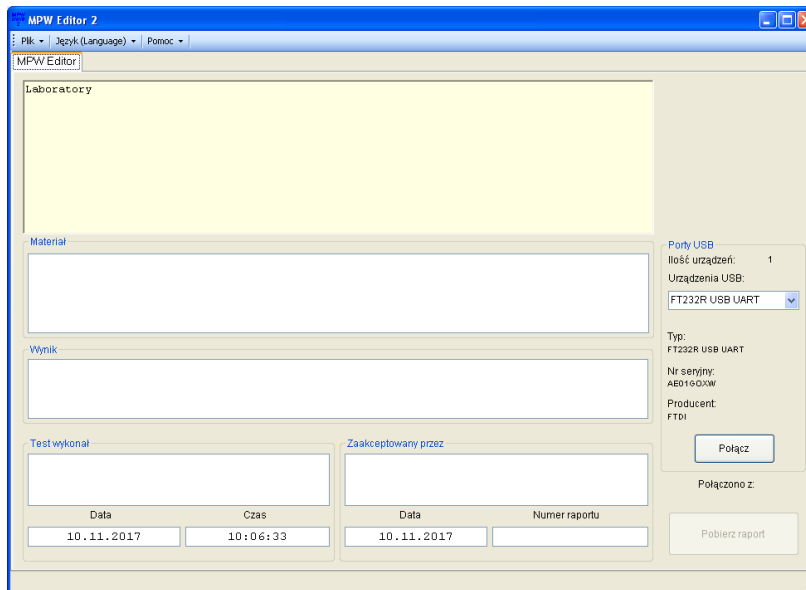
- Ze strony: www.mpw.pl należy pobrać plik instalacyjny **MPW Editor 2**.
- Rozpakować plik i uruchomić **setup.exe**.
- Zainstalować program **MPW Editor 2** nacisnąć **Install**.



- W razie potrzeby zainstalować **sterowniki FTDI USB wirówki** oraz bibliotekę **.NET Framework 4.0** (do pobrania ze strony www.mpw.pl).

Wirowanie i wydruk

- Uruchomić program **MPW Editor 2**.

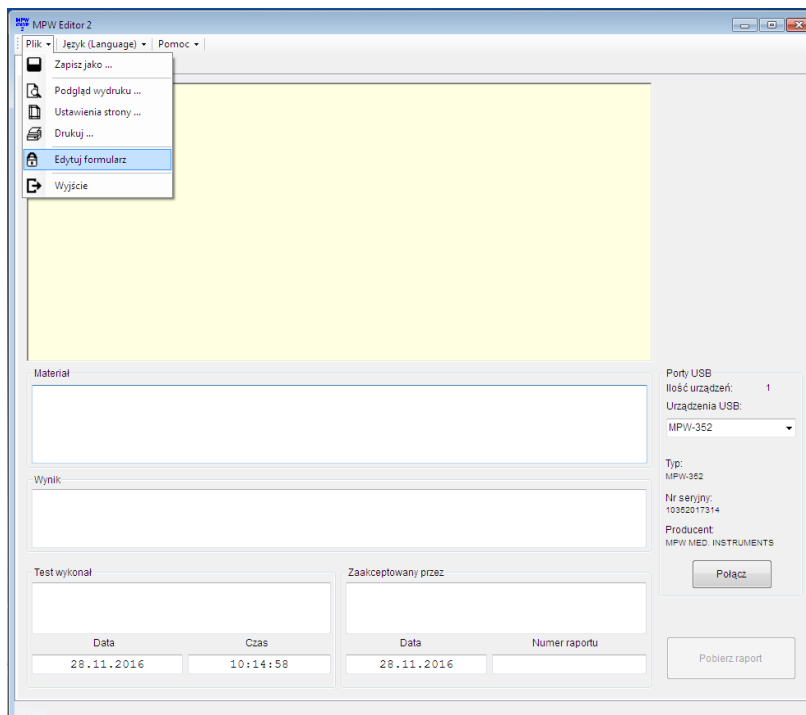


- Połączyć wirówkę z komputerem, zgodnie ze „Schematem połączenia” zawartym poniżej.
- W programie wybrać z listy urządzenie USB (urządzenie pojawi się na liście po podłączeniu wirówki do komputera i po wykryciu urządzenia przez system Windows).

Uwaga:

Jeżeli w interfejsie wirówki nie zaprogramowano nazwy, numeru fabrycznego i nazwy producenta wirówki, urządzenie będzie identyfikowane przez system Windows oraz program MPW Editor 2 danymi zapisanymi fabrycznie przez firmę FTDI (producent układu scalonego obsługującego port USB w wirówce) np. FT232R USB UART.

- Wybrać **Plik\Edytuj formularz**

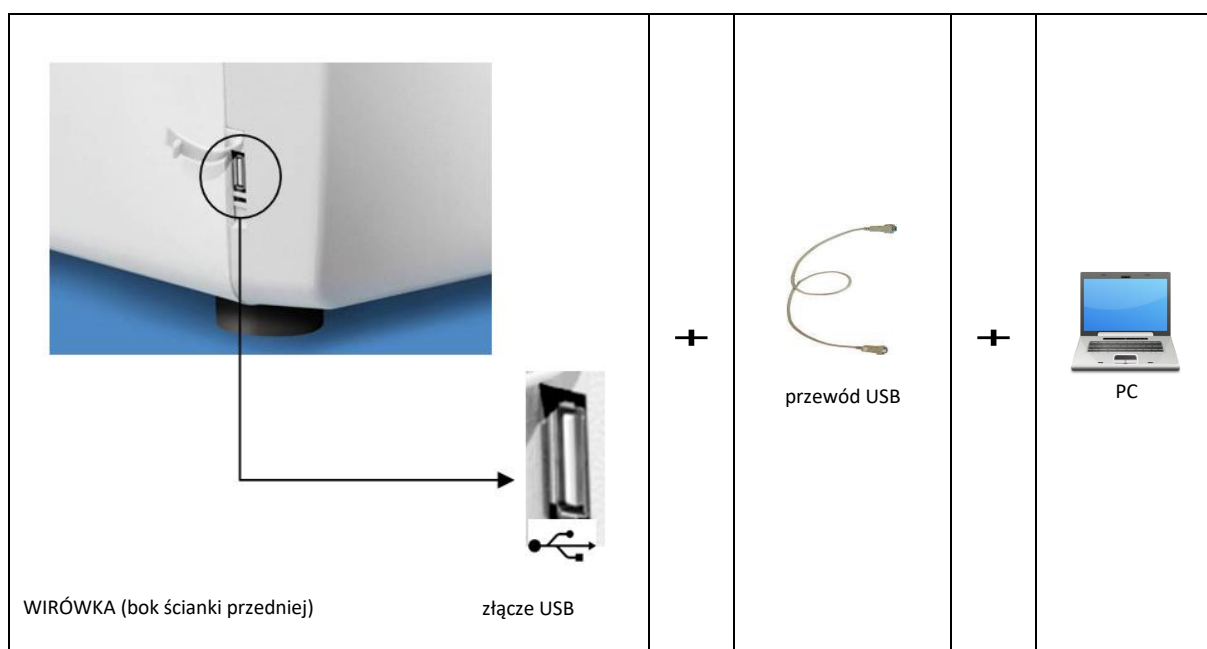


- W polu z przykładowym napisem Tytuł (Title) można umieścić dowolny tekst np. nazwę laboratorium wykonującego wirowanie w celu późniejszego wykorzystania w szablonie raportu.

- Wybrać **Plik\Zapisz formularz** w celu zapisania szablonu raportu.
- Należy upewnić się czy urządzenie USB, z którego mają być pobrane dane, jest wybrane z listy urządzeń.
- Nacisnąć przycisk **Połącz**. Po poprawnym nawiązaniu komunikacji na ekranie głównym wyświetlacza wirówki pojawi się napis „PC”.




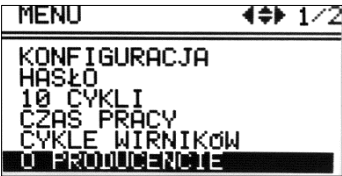
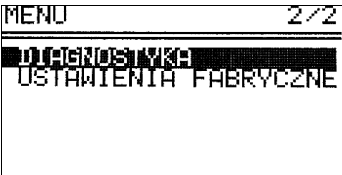
- Wypełnić pola: „Materiał”, „Wyniki”, „Test wykonął”, „Zaakceptowany przez”, „Numer raportu” (zgodnie z potrzebami).
- Po zakończeniu procesu wirowania nacisnąć przycisk **Pobierz raport**.
- Raport z ostatniego cyklu pojawi się w oknie formularza.
- Aby zapisać raport należy wybrać **Plik/Zapisz jako** (raport zostanie zapisany w pliku w formacie .rtf).
- W celu wykonania wydruku raportu należy wybrać **Plik/Drukuj**.
- Aby zapisać kolejny raport należy przeprowadzić nowy proces wirowania i wcisnąć przycisk **Pobierz raport**.
- Po skończonej pracy należy odłączyć połączenie z wirówką, naciskając przycisk **Odłącz** (na ekranie wyświetlacza wirówki zniknie napis „PC”) i zamknąć program **MPW Editor 2**.

Schemat podłączenia




9 Menu ekranowe

Rozdział ten zawiera przykładowe ekrany wirówki MPW-260R (ekrany dla MPW-260 – bez chłodzenia – nie zawierają pola dotyczącego temperatury).


Ekran uproszczony	
	<ul style="list-style-type: none"> Wcisnąć  przez 1s. Przy pomocy klawiszy ▲▼ wybrać MENU. Wcisnąć SET.
Ekran standardowy	
	<ul style="list-style-type: none"> Wcisnąć SET. Klawiszami ▲▼◀▶ przejść do MENU. Wcisnąć SET.
 	<ul style="list-style-type: none"> Nawigacja po MENU odbywa się za pomocą klawiszy ▲▼◀▶. Wejście do odpowiedniego podmenu następuje po wciśnięciu SET.

KONFIGURACJA	konfiguracja wirówki
HASŁO	zabezpieczenie wybranych funkcji hasłem
10 CYKLI	statystyki 10 ostatnich cykli wirowania
CZAS PRACY	całkowity czasu pracy wirówki, całkowita liczba cykli pracy wirówki
CYKLE WIRNIKÓW	całkowite czasy wirowania oraz liczba cykli pracy wirników
O PRODUCENCIE	informacje o producencie
DIAGNOSTYKA	kody błędów (zakładka serwisowa)
USTAWIENIA FABRYCZNE	przywrócenie ustawień fabrycznych

9.1 Wygaszacz ekranu

Ustawianie czasu wygaszacza ekranu	MENU / KONFIGURACJA / EKRAN
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wcisnąć SET ▪ Klawiszami ▲▼ zaznaczyć pole WYGASZACZ ▪ Wcisnąć SET a następnie ▼ oraz SET ▪ Klawiszami ▲▼ zmienić wartość czasu (dostępny zakres od 1 do 60 minut, krok co 1 minutę). ▪ Zatwierdzić wybór naciskając klawisz SET. ▪ Opuścić menu klawiszem BACK

9.2 Alarm wizualny

Alarm wizualny	MENU / KONFIGURACJA / EKRAN
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klawiszami ▲▼ wybrać ALARM WIZUALNY. ▪ Zaznaczyć wybór naciskając klawisz SET. <p>ALARM WIZUALNY oznacza sygnalizację zakończenia cyklu lub wystąpienia błędu za pomocą migającego ekranu.</p>

9.3 Odmiany ekranu głównego

Celem zapewnienia optymalnego dostosowania do preferencji użytkownika możliwa jest praca w dwóch podstawowych trybach ekranu.

EKRAN STANDARDOWY – zawiera rozszerzoną liczbę parametrów widoczną na wyświetlaczu.

EKRAN UPROSZCZONY – zawiera tylko najważniejsze parametry widoczne na wyświetlaczu.



Dla każdego z powyższych trybów wybrać można priorytetowe wyświetlanie **obrotów** lub **RCF**.

Domyślnie ustawiony jest **EKRAN UPROSZCZONY**

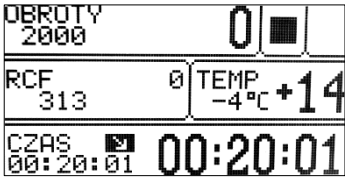


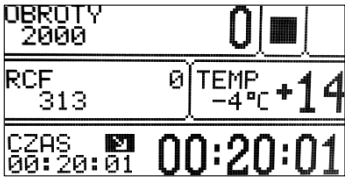
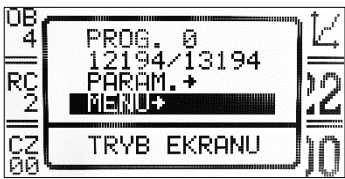
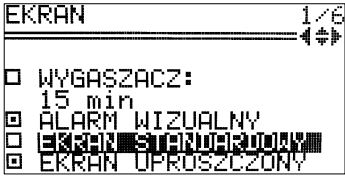
Rodzaje ekranu głównego

EKRAN STANDARDOWY	EKRAN UPROSZCZONY
	
<p>Przełączanie pomiędzy trybem priorytetu wyświetlania OBROTY (RPM) i RCF:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ W trybie EKRANU STANDARDOWEGO wybór trybu wyświetlania OBROTY lub RCF uzyskiwany jest przez wciśnięcie i przytrzymanie 1 s klawisza BACK ▪ następnie należy klawiszami ▲▼ wybrać pożądany tryb (OBROTY lub RCF) i wcisnąć SET. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ W trybie EKRANU UPROSZCZONEGO wybór trybu wyświetlania OBROTY lub RCF uzyskiwany jest przez wciśnięcie i przytrzymanie 1 s klawisza BACK ▪ następnie należy klawiszami ▲▼ wybrać TRYB EKRANU, wcisnąć SET, a następnie klawiszami ▲▼ wybrać pożądany tryb (OBROTY lub RCF) i wcisnąć SET.


9.3.1 Przełączanie ekranu standardowego na uproszczony

Metoda 1:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wcisnąć klawisz BACK przez 1s. ▪ Klawiszami ▲▼ wybrać EKRAN UPROSZCZONY. ▪ Wcisnąć SET.
Metoda 2:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wcisnąć klawisz SET (włączy tryb edycji). ▪ Klawiszami ▲▼◀▶ najechać na wybrane pole – MENU (zostanie podświetlone). ▪ Wcisnąć SET. ▪ Klawiszami ▲▼ odszukać zakładkę KONFIGURACJA. ▪ Wcisnąć SET. ▪ Klawiszami ◀▶ odszukać zakładkę EKRAN. ▪ Klawiszami ▲▼ najechać na EKRAN UPROSZCZONY. ▪ Wcisnąć SET. ▪ Opuścić menu klawiszem BACK

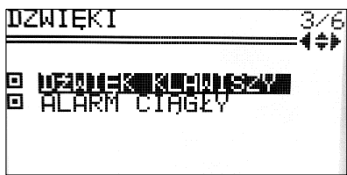
9.3.2 Przełączanie ekranu uproszczonego na standardowy

<i>Metoda 1:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> Wcisnąć klawisz BACK przez 1s
	<ul style="list-style-type: none"> Klawiszami ▲▼ wybrać TRYB EKRANU (podświetli się). Nacisnąć SET.
	<ul style="list-style-type: none"> Klawiszami ▲▼ wybrać EKRAN STANDARDOWY. Nacisnąć SET.
<i>Metoda 2:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> Wcisnąć klawisz BACK przez 1s
	<ul style="list-style-type: none"> Klawiszami ▲▼ wybrać pole MENU (podświetli się). Nacisnąć SET.
	<ul style="list-style-type: none"> Klawiszami ▲▼ odszukać zakładkę KONFIGURACJA. Wcisnąć SET. Klawiszami ◀▶ odszukać zakładkę EKRAN. Klawiszami ▲▼ najechać na EKRAN STANDARDOWY. Wcisnąć SET. Opuścić menu klawiszem BACK

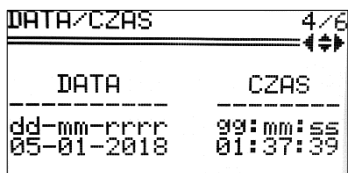
9.4 Zliczanie czasu

Sposób zliczania czasu wirowania	MENU / KONFIGURACJA / ZLICZANIE CZASU
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klawiszami ▲▼ wybrać właściwą opcję. ▪ Zaznaczyć naciskając klawisz SET.
Czas wirowania zliczany od momentu:	
OD NACISNIECIA *START*	Czas liczony od zakończenia identyfikacji wirnika.
OD OSIAGN. PREDK. ZADANEJ	Czas liczony od osiągnięcia zadanej prędkości.
Sposób wyświetlania czasu wirowania:	
MALEJACO	Zmniejszanie czasu wirowania.
ROSNACO	Zwiększanie czasu wirowania.

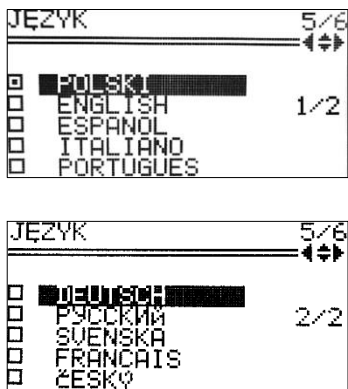
9.5 Dźwięki

Włączenie lub wyłączenie sygnałów dźwiękowych klawiszy/ powtarzającego się sygnału dźwiękowego po zakończeniu wirowania.	MENU / KONFIGURACJA / DZWIĘKI
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klawiszami ▲▼ wybrać opcję. ▪ Potwierdzić wybór naciskając klawisz SET. <p>Alarm ciągły oznacza emisję krótkich sygnałów dźwiękowych po zakończeniu wirowania, do momentu skasowania komunikatu o końcu cyklu pracy.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sygnały ostrzegawcze są zawsze włączone. 	

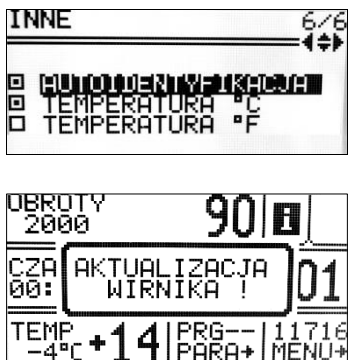
9.6 Data/czas

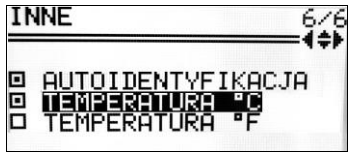
Ustawianie zegara wirówki.	MENU / KONFIGURACJA / DATA/CZAS
 <p>The screenshot shows a menu titled 'DATA/CZAS' with a page indicator '4/6' and navigation arrows. Below the title, there are two columns: 'DATA' and 'CZAS'. Under 'DATA', the format 'dd-mm-yyyy' is shown with the value '05-01-2018'. Under 'CZAS', the format 'gg:mm:ss' is shown with the value '01:37:39'.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Wcisnąć SET.▪ Klawiszami ◀▶ wybrać wartość do zmiany.▪ Klawiszami ▲▼ ustawić pożądaną wartość.▪ Zatwierdzić wybór klawiszem SET.▪ Powtórzyć czynności dla wszystkich pozycji.▪ Wcisnąć BACK.
<ul style="list-style-type: none">▪ Ustawienia daty/czasu nie znikają po wyłączeniu zasilania.	

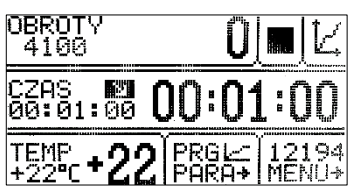
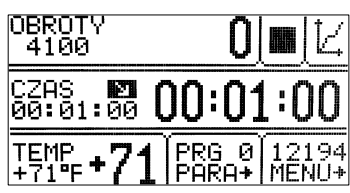
9.7 Język

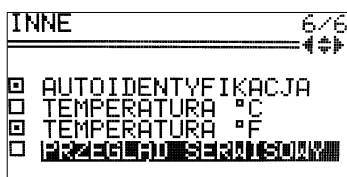
Zmiana języka menu wirówki.	MENU / KONFIGURACJA / JĘZYK
 <p>The first screenshot shows the 'JĘZYK' menu with a page indicator '5/6' and navigation arrows. The list of languages includes: POLSKI (highlighted), ENGLISH, ESPANOL, ITALIANO, and PORTUGUES. A '1/2' indicator is visible next to ENGLISH. The second screenshot shows the same menu with 'DEUTSCH' highlighted and '2/2' indicator.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Klawiszami ▲▼ wybrać język.▪ Zaznaczyć wybór naciskając klawisz SET.

9.8 Inne

<p>Autoidentyfikacja wirnika</p>	<p>MENU / KONFIGURACJA / INNE</p>
	<p>Dzięki funkcji autoidentyfikacji, wirówka automatycznie rozpoznaje wirnik, który znajduje się w komorze. Zidentyfikowanie wirnika sygnalizowane jest wyświetleniem komunikatu.</p> <p>Gdy funkcja jest wyłączona konieczny jest ręczny wybór pożądanego wirnika, zgodnie z opisem w pkt. „6.6 Wybór wirnika i pojemnika”.</p> <p>Autoidentyfikacja jest domyślnie włączona.</p> <p>Aby włączyć funkcję należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klawiszami ▲▼ zaznaczyć pole <input type="checkbox"/> AUTOIDENTYFIKACJA. ▪ Nacisnąć klawisz SET (<input type="checkbox"/> zamieni się na <input checked="" type="checkbox"/>). ▪ wyłączenie funkcji następuje analogicznie <p>Funkcja autoidentyfikacji nie działa dla pracy w trybie wczytanego programu.</p>

<p>Wybór jednostki temperatury</p>	<p>MENU / KONFIGURACJA / INNE</p>
	<p>Domyślnie ustawiona jest temperatura w °C</p> <p>Aby zmienić jednostkę dla temperatury należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klawiszami ▲▼ wybrać jednostkę ▪ Zaznaczyć wybór naciskając klawisz SET.

<p>TEMPERATURA W °C</p> 	<p>TEMPERATURA W °F</p> 
---	--



Istnieje możliwość włączenia komunikatu przypominającego o konieczności wykonania przeglądu, z możliwością zdefiniowania daty przeglądu, kiedy komunikat zostanie wyświetlony.

Aby włączyć funkcję należy:

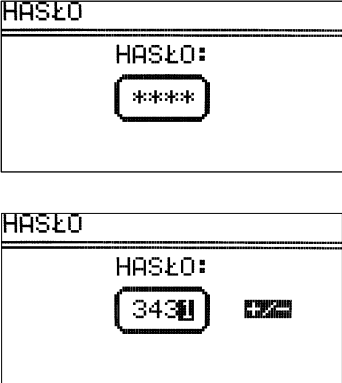

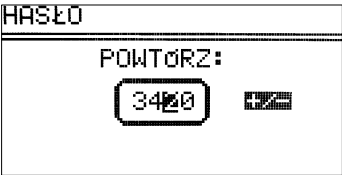

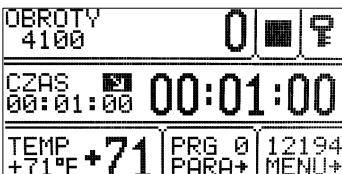
- Klawiszami ▲▼ zaznaczyć pole PRZEGLĄD SERWISOWY.
- Nacisnąć klawisz **SET** (zamieni się na).
- wyłączenie funkcji następuje analogicznie

Pojawi się nowe pole wraz z datą przeglądu (tego dnia komunikat wyświetli się).

Aby edytować datę należy:

- Klawiszami ▲▼ najechać na pole daty.
- Nacisnąć **SET**.
- Klawiszami ▲▼◀▶ wybrać wartość.
- Potwierdzić klawiszem **SET**.

9.9 Ochrona hasłem

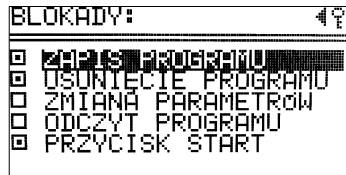
Ustawianie hasła	MENU / HASŁO
<p>W celu zabezpieczenia urządzenia przed niepowołanym dostępem, należy ustawić hasło.</p> <p>Uwaga: Domyślnie hasło nie jest ustawione.</p> <p>Hasło można ustawiać, kiedy wirnik jest w stanie spoczynku.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wcisnąć SET. Ikona  zacznie migać ▪ Klawiszami ▲▼ wybrać właściwą cyfrę na pierwszym polu np.: 1xxx. ▪ Wcisnąć ► ▪ Klawiszami ▲▼ wybrać właściwą cyfrę na drugim polu np.: 12xx. ▪ Wcisnąć ► ▪ Klawiszami ▲▼ wybrać właściwą cyfrę na trzecim polu np.: 123x. ▪ Wcisnąć ► ▪ Klawiszami ▲▼ wybrać właściwą cyfrę na czwartym polu np.: 1234. ▪ Wcisnąć SET.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wykonać powyższe kroki ponownie w celu potwierdzenia hasła.
<p>Aktywowanie hasła potwierdzone jest symbolem klucza w zakładce HASŁO oraz w menu głównym (w prawym górnym rogu ekranu).</p>	
	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Od tego momentu dostęp do MENU jest możliwy jedynie po podaniu hasła. ▪ W przypadku podania nieprawidłowego hasła pojawi się komunikat: BRAK DOSTĘPU! 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usunięcie aktywnego hasła jest możliwe po ustawieniu hasła „0000” (po wcześniejszym wprowadzeniu aktualnie ustawionego hasła). W razie zapomnienia hasła, jest możliwe użycie hasła awaryjnego „7654”, które likwiduje poprzednie hasło oraz wszystkie blokady. Zastosowanie obu metod powoduje skasowanie poprzedniego hasła oraz dezaktywację wszystkich zabezpieczeń. 	

Ustawienie blokad



- Klawiszami ▲▼ wybrać blokadę.
- Wcisnąć **SET** w celu wybrania blokadę.
- Powtórzyć czynności dla pożądaných blokad.
- Opuścić menu klawiszem **BACK**.

Edytowanie hasła



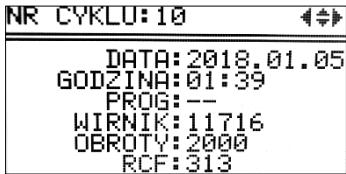
- W menu BLOKADY wcisnąć ◀, a następnie **SET**.

	zablokowane*	opis
ZAPIS PROGRAMU	przycisk ZAPIS	nie można zapisać żadnego programu.
KASUJ PROGRAM	przycisk KASUJ	nie można skasować żadnego programu. nie można nadpisać istniejącego programu.
ZMIANA PARAMETRÓW	zakładki: 	parametry nie mogą być modyfikowane.
ODCZYT PROGRAMU	przycisk ODCZYT	nie można wczytywać programów.
PRZYCISK START	przycisk START	nie można rozpocząć wirowania.

* Wykonanie zablokowanych czynności jest możliwe tylko po podaniu hasła.

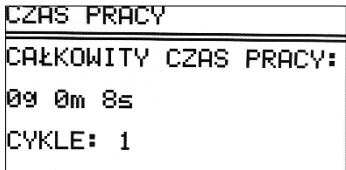
10 CYKLI

9.10 Historia wirowania (10 CYKLI)

Informacja o 10 ostatnich cyklach i całkowitym czasie wirowania każdego z wirników.	MENU / 10 CYKLI
 <pre> NR CYKLU:10 DATA:2018.01.05 GODZINA:01:39 PROG:-- WIRNIK:11716 OBROTY:2000 RCF:313 </pre>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zmianianie cyklu odbywa się poprzez naciśnięcie klawiszy ◀▶. ▪ Przewijać listę można za pomocą klawiszy ▲▼. ▪ Wyjście za pomocą klawisza BACK.

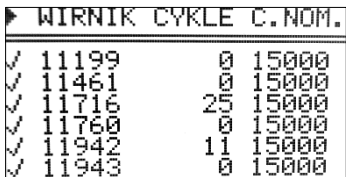
CZAS PRACY

9.11 Całkowity czas pracy wirówki (CZAS PRACY)

Informacja o całkowitym czasie pracy wirówki	MENU / CZAS PRACY
 <pre> CZAS PRACY CAŁKOWITY CZAS PRACY: 09 0m 8s CYKLE: 1 </pre>	Zakładka informuje o całkowitym czasie pracy wirówki oraz liczbie cykli. <ul style="list-style-type: none"> ▪ całkowity czas pracy (wirowania) ▪ liczba odbytych cykli

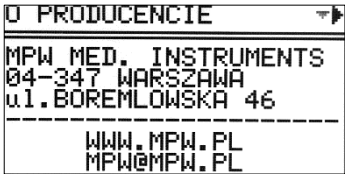
CYKLE WIRNIKÓW

9.12 Zużycie wirników (CYKLE WIRNIKÓW)

Informacja o liczbie cykli i całkowitym czasie wirowania każdego z wirników.	MENU / CYKLE WIRNIKOW
 <pre> WIRNIK CYKLE C.NOM. ✓ 11199 0 15000 ✓ 11461 0 15000 ✓ 11716 25 15000 ✓ 11760 0 15000 ✓ 11942 11 15000 ✓ 11943 0 15000 </pre>	CYKLE – liczba wirowań, które wykonał wirnik, C.NOM. – dopuszczalna liczba wirowań dla wirnika. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przewijać listę można za pomocą klawiszy ▲▼. ▪ Wyjście za pomocą klawisza BACK. Symbole: <ul style="list-style-type: none"> ✓ – pozostało więcej niż 100 cykli ! – pozostało mniej niż 100 cykli ■ – wirnik zużyty <p>Nie wolno użytkować wirników oznaczonych jako zużyte.</p>

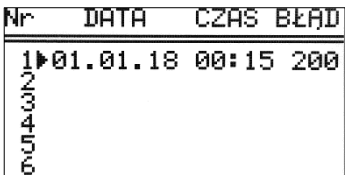
O PRODOCENCIE

9.13 O produkcie

Informacje o typie wirówki, wersji oprogramowania oraz danych adresowych producenta.	MENU / O PRODOCENCIE
	<ul style="list-style-type: none">Przewijać listę można za pomocą klawiszy ▲▼.Wyjście za pomocą klawisza BACK.

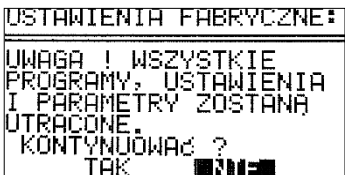
DIAGNOSTYKA

9.14 Diagnostyka

Informację o numerach błędów, które wystąpiły podczas pracy wirówki.	MENU / DIAGNOSTYKA
	Zakładka przeznaczona dla serwisu!


USTAWIENIA FABRYCZNE

9.15 Ustawienia fabryczne


Przywracanie ustawień fabrycznych.	MENU / USTAWIENIA FABRYCZNE
Wszystkie indywidualne ustawienia programów zostaną utracone.	
	<ul style="list-style-type: none">Klawiszami ◀▶ wybrać TAK lub NIE.Potwierdzić wybór naciskając klawisz SET.

10 Konserwacja


10.1 Konserwacja wirówki

	<p>Przed jakimikolwiek czynnościami związanymi z czyszczeniem, konserwacją czy odkażaniem wirówki, należy odłączyć wirówkę od zasilania</p> <p>Przed zastosowaniem procedur czyszczenia, odkażania czy konserwacji innych niż zalecane w instrukcji obsługi, należy skontaktować się z producentem celem zasięgnięcia informacji czy dana procedura nie zniszczy urządzenia.</p> <p>Do czyszczenia należy używać wody z mydłem lub innych łagodnych środków czyszczących rozpuszczalnych w wodzie.</p> <p>Należy unikać agresywnych substancji oraz powodujących korozję. Nie używać roztworów alkalicznych, łatwopalnych rozpuszczalników i środków zawierających cząsteczki cierne.</p> <p>Nie smarować wału silnika wirówki.</p> <p>Nieużywaną wirówkę należy pozostawiać z otwartą pokrywą.</p> <p>Raz dziennie</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Usunąć z komory wirowania wodę kondensacyjną, brud, za pomocą ściereczki. <p>Raz w miesiącu</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Kontrolować stan gwintu zacisku wirnika. W przypadku zniszczenia należy go wymienić.▪ Kontrolować stan komory wirowania, w przypadku wykrycia uszkodzenia należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu producenta.
---	---

10.2 Konserwacja elementów wyposażenia


	<p>W celu zwiększenia trwałości miejsc gwintowanych należy je smarować wazeliną techniczną.</p>
---	---

Czyszczenie wyposażenia

	<p>W celu zagwarantowania bezpiecznej pracy, należy regularnie konserwować wyposażenie.</p> <p>Wirniki, pojemniki oraz wkładki redukcyjne poddawane są stale wysokim naprężeniom pochodzącym od siły odśrodkowej. Reakcje chemiczne oraz korozja mogą powodować zniszczenie metali, z których wykonane są elementy wyposażenia wirówki. Trudne do zauważenia pęknięcia powierzchniowe mogą się powiększać i osłabiać materiał bez widocznych objawów.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ W przypadku wystąpienia uszkodzenia powierzchni, szczeliny lub innej zmiany, również korozji, daną część (wirnik, pojemnik, itd.) należy niezwłocznie wymienić.
---	--

	<p>Wirnik łącznie z zaciskiem, pojemniki oraz wkładki redukcyjne muszą być regularnie czyszczone, aby zapobiec korozji.</p> <p>Czyszczenia wyposażenia należy dokonywać poza wirówką raz na tydzień a w przypadku widocznego zabrudzenia niezwłocznie po użyciu. Do ich czyszczenia należy stosować neutralny środki o wartości pH w zakresie 6÷8. Nie wolno stosować środków alkalicznych o wartości pH>8. Następnie części te powinny być wysuszone delikatną tkaniną lub w suszarce komorowej w temperaturze około 50°C.</p> <p>Wirniki kątowe należy umieszczać na tkaninie z otworami skierowanymi w dół, w celu skutecznego wysuszenia.</p> <p>Dbanie o czystość wyposażenia znacznie wydłuża czas pracy i zmniejsza podatność na korozję. Dokładna konserwacja wydłuża czas eksploatacji i zapobiega przedwczesnym uszkodzeniom wirnika.</p> <p>Nie stosować wybielaczy na plastikowych elementach wirnika.</p> <p>Ograniczyć do minimum czas zanurzenia w każdym roztworze według norm laboratoryjnych.</p> <p>Wyposażenie wykonane z metalu (w tym z aluminium) należy chronić przed substancjami powodującymi korozję.</p> <p>Korozja i uszkodzenia spowodowane niewystarczającą konserwacją nie mogą być przyczyną roszczeń kierowanych do producenta.</p> <p>Nieużywany wirnik należy pozostawiać poza wirówką ze zdjętą pokrywką.</p>
--	---

Konserwacja wyposażenia hermetycznie uszczelnianego (HU):

	<p>Regularnie kontrolować stan uszczelek.</p> <p>Pierścienie uszczelniające pokrywać smarem silikonowym do próżni, np. typu "C" firmy LUBRINA (do wysokiej próżni).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ W celu zachowania hermetycznego uszczelniania zaleca się wymianę pierścieni uszczelniających po każdym autoklawowaniu. ▪ Wirniki hermetycznie uszczelniane należy przechowywać z odkręconymi pokrywkami.
---	---

10.3 Sterylizacja

Tworzywa sztuczne – objaśnienie skrótów

PS	polistyren	ECTFE	kopolimer etyleno – chlorotrifluoroetylenowy
SAN	kopolimer styrenowo –	ETFE	kopolimer etyleno – tetrafluoroetylenowy
PMMA	polimerylan metylu	PTFE	politetrafluoroetylen
PC	poliwęglan	FEP	fluorowany etyleno – propylen
PVC	polichlorek winylu	PFA	polimer perfluoro – alkoksy
POM	polioksymetylen	FKM	elastomer fluorowy
PE-LD	polietylen o małej gęstości	EPDM	kauczuk etyleno – propyleno – dien
PE-HD	polietylen o wysokiej gęstości	NR	kauczuk naturalny
PP	polipropylen	SI	kauczuk silikonowy
PMP	polimetylopenten		

Można stosować standardowe środki odkażające. Wirówki i wyposażenie wykonane są z różnych materiałów, należy uwzględnić ich różnorodność.

	prom. β prom. γ 25 kGy	C ₂ H ₄ O (tlenek etylu)	formalina, etanol
PS	●	○	●
SAN	○	●	●
PMMA	●	○	●
PC	●	●	●
PVC	○	●	●
POM	●	●	●
PE-LD	●	●	●
PE-HD	●	●	●
PP	●	●	●
PMP	●	●	●
ECTFE, ETFE	○	●	●
PTFE	○	●	●
FEP, PFA	○	●	●
FKM	○	●	●
EPDM	○	●	●
NR	○	●	●
SI	○	●	●

- można stosować
- nie stosować

Dezynfekcję wykonuje się za pomocą środków odkażających stosowanych powszechnie w „służbie zdrowia”- np., *Aerodesin - 2000*, *Lysoformin 3000*, *Melseptol*, *Melsept SF*, *Sanepidex*, *Cutasept F*.

10.3.1 Autoklawowanie

- Dopuszcza się autoklawowanie wirników, pojemników i wkładek w temp. 121°C przez 20min (215kPa), jeśli nie podano inaczej w załączniku WYPOSAŻENIE DODATKOWE.
- Przy sterylizacji za pomocą pary (autoklawowaniu) należy wziąć pod uwagę odporność na temperaturę poszczególnych materiałów.
- Podczas autoklawowania nie można wykluczyć odkształcania się elementów wyposażenia wykonanych z tworzyw sztucznych, takich jak wkładki czy pokrywki.
- Nie przewiduje się autoklawowania materiałów jednorazowych np. probówek, wkładek Cyto.
- Żywotność akcesoriów zasadniczo zależy od częstotliwości autoklawowania i użytkowania.
- Częste, powtarzające się autoklawowanie zmniejsza żywotność komponentów z tworzywa sztucznego. Należy je wymienić, jeśli są widoczne jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym zmiana koloru lub kształtu lub gdy wystąpi nieszczelność etc.
- Ciśnienie w zamkniętych pojemnikach itp. może spowodować deformację elementów tworzywowych lub eksplozję.
- Przed autoklawowaniem wirników i akcesoriów należy je dokładnie umyć i opłukać wodą destylowaną.
- Nigdy nie przekraczać dopuszczalnej temperatury i czasu autoklawowania.
- Chcąc zachować hermetyczne uszczelnienia zaleca się, wymianę pierścieni uszczelniających po każdym autoklawowaniu.

Odporność tworzyw sztucznych na autoklawowanie

	autoklawowanie 121 °C, 20 min		autoklawowanie 121 °C, 20 min
PS	○	PMP	●
SAN	○	ECTFE, ETFE	●
PMMA	○	PTFE	●
PC	●	FEP, PFA	●
PVC	○ ¹⁾	FKM	●
POM	●	EPDM	●
PE-LD	○	NR	○
PE-HD	○	SI	●
PP	●		

● można stosować

○ nie stosować

1) Z wyjątkiem węży z PCV, które są odporne na sterylizację parową w temperaturze 121 °C.

10.4 Odporność chemiczna



Odporność chemiczna tworzyw sztucznych

	aldehydy	alkohole alifatyczne	estry	eter	ketony	mocne kwasy, stężone	słabe kwasy lub rozcieńczone	substancje utleniające	węglowodory alifatyczne	węglowodory aromatyczne	węglowodory chlorowane	zasady
PS	○	●	○	○	○	○/●	○/●	○	○	○	○	●
SAN	○	●	○	○	○	○	○/●	○	○	○	○	●
PMMA	○/●	●	○	○	○	○	○/●	○	○/●	○	○	○
PC	○/●	●	○	○	○	○	○/●	○	○/●	○	○	○
PVC	○	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	●
POM	○/●	●	○	●	●	○	○	○	●	●	●	●
PE-LD		●	●	●	○/●	●	●	○	●	●	●	●
PE-HD	●	●	○/●	○/●	○/●	●	●	○	●	○/●	○/●	●
PP	●	●	○/●	○/●	○/●	●	●	○	●	○/●	○/●	●
PMP	○/●	●	○/●		○/●	●	●	○	○/●	○	○	●
ECTFE, ETFE	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
PTFE, FEP, PFA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FKM	●	○	○	○	○	○	●	○/●	○/●	○/●	○/●	○/●
EPDM	●	●	○/●	○	○/●	●	●	○/●	○	○	○	●
NR	○/●	●	○/●	○	○	○	○/●	○	○	○	○	●
SI	○/●	●	○/●	○	○	○	○/●	○	○	○	○	○/●

- bardzo dobra Trwałe działanie substancji przez 30 dni nie powoduje uszkodzeń.
- /● dobra do ograniczonej Ciągłe działanie substancji przez okres 7-30 dni powoduje nieznaczne uszkodzenia, częściowo odwracalne (np. pęcznienie, mięknięcie, zmniejszona wytrzymałość mechaniczna, odbarwienie).
- ograniczona Tworzywo nie może mieć ciągłego kontaktu z substancją. Możliwe jest natychmiastowe wystąpienie uszkodzeń (np. utrata wytrzymałości mechanicznej, odkształcenie, odbarwienie, pęknięcia, rozpuszczenie).








Można stosować standardowe środki odkażające. Wirówki i wyposażenie wykonane są z różnych materiałów, należy uwzględnić ich różnorodność.

Nie używać chlorowych wybielaczy do czyszczenia aluminiowych wirników.

	<p>NIEBEZPIECZEŃSTWO!</p> <p>Aby zapobiec przedostawaniu się materiałów zakaźnych do wnętrza wirówki należy, podczas ich odwirowywania, używać hermetycznie uszczelnionych pojemników/wirników posiadających certyfikat bioszczelności.</p>
	<p>W przypadku zanieczyszczenia komory wirowniczej lub zewnętrznych elementów wirówki materiałami niebezpiecznymi, użytkownik jest zobowiązany do jej prawidłowego odkażania. Przy powyższych pracach należy nosić rękawice ochronne.</p>

11 Rozwiązywanie problemów

Większość błędów można skasować przez wyłączenie i ponowne włączenie wirówki. Po załączeniu wirówki powinny pojawić się parametry ostatnio wykonywanego programu. W przypadku krótkotrwałego zaniku zasilania wirówka kończy cykl z najkrótszą charakterystyką hamowania, a następnie wyświetla komunikat o błędzie zasilania.


problem	pytanie	odpowiedź
Nie można uruchomić wirówki	<i>Czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony?</i>	Podłączyć przewód zasilający.
	<i>Czy włączony jest włącznik gniazda sieciowego?</i>	Włączyć zasilanie.
Błąd silnika		Wezwać serwis.
Wirówka nie rozpoczyna programu (brak reakcji na przycisk START lub pojedynczy dźwięk)	<i>Czy świeci się ikona  ?</i>	Poczekać na zatrzymanie się wirnika (zgaśnięcie ikony ).
	<i>Czy świeci się ikona  ?</i>	Zamknąć pokrywę. Ikona  powinna zgasnąć.
	<i>Czy miga  na wyświetlaczu?</i>	Trwa cykl wirowania. Wcisnąć klawisz STOP lub zaczekać do zakończenia cyklu.
Wirówka nie rozpędza się (błąd niewyważenia)	<i>Czy wirnik jest równomiernie obciążony?</i>	Wyważyć wsad wirnika.
	<i>Czy wirówka jest właściwie ustawiona?</i>	Wypoziomować wirówkę.
	<i>- błąd napędu (uszkodzenie mechaniczne)</i>	Wezwać serwis.
	<i>Czy wirówka została poruszona podczas pracy?</i>	Otworzyć i zamknąć pokrywę. Wyłączyć i włączyć wirówkę ponownie.
(błąd wirnika)		Sprawdzić czy numer wirnika określony w programie odpowiada zastosowanemu wirnikowi. Sprawdzić stan techniczny wirnika (czy nie brakuje magnesów kodujących – od spodu wirnika).
	<i>Wirówka nie rozpoznaje wirnika i nie zatrzymuje się.</i>	Wyłączyć wirówkę, włączyć ponownie i sprawdzić wymagania zawarte w programie
Nie można otworzyć pokrywy	<i> na wyświetlaczu miga, a po naciśnięciu klawisza COVER słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy..</i>	Poczekać na zatrzymanie wirnika i pojawienie się znaku  .
	<i>Nadal nie można otworzyć pokrywy.</i>	Wezwać serwis.
Zanik zasilania podczas pracy.	<i>Wyświetlony komunikat o zaniku napięcia.</i>	Poczekać na zatrzymanie wirnika, wcisnąć klawisz SET w celu skasowania błędu.
Błąd czujnika temperatury.	<i>Wyświetlony komunikat o błędzie czujnika temperatury.</i>	Wyłączyć/włączyć zasilanie.
		Wezwać serwis.
Błąd przekroczenia temperatury (50°C) w komorze wirowania.	<i>Wyświetla się komunikat przegrzania.</i>	Otworzyć pokrywę. Poczekać na ostudzenie się wirówki.

11.1 Komunikaty

Komunikaty ekranowe mogące wystąpić podczas pracy.	
KOMUNIKAT	OBJAŚNIENIE
"PREDKOSC WIRNIKA PODCZAS" "IDENTYFIKACJI <> 90 OBR/MIN"	Spróbuj ponownie uruchomić wirowanie, jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
"NIEWYWAŻENIE WIRNIKA !" "PROSZE WYWAZYC WIRNIK !" "PONOWIC WIROWANIE."	Wirnik nie jest prawidłowo obciążony, proszę wyważyć wsad wirnika.
"BRAK WIRNIKA LUB AWARIA" "CZUJNIKA IDENTYFIKACJI !"	Upewnij się czy wirnik jest zainstalowany. Gdy błąd nadal pojawia się po zamontowaniu wirnika skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
"NIEPRAWIDŁOWY NUMER WIRNIKA !"	Zmień numer wirnika lub włącz funkcję autoidentyfikacji.
"ZŁY KIERUNEK WIROWANIA " "LUB NIEZNANY WIRNIK !"	Upewnij się, że zamontowany jest prawidłowy wirnik. Lista wyposażenia zawarta jest w rozdziale 15.
"ZATRZYMYWANIE WIRNIKA !" "Proszę czekać ..."	Wirówka została uruchomiona podczas gdy wirnik obracał się (miała miejsca przerwa w zasilaniu) – należy zaczekać aż wirnik się zatrzyma.

Komunikaty awaryjne	
W przypadku wystąpienia poniższych komunikatów (brak możliwości poprawnego funkcjonowania urządzenia) należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta.	
KOMUNIKAT	
"PRZEGRZANIE SILNIKA !" "BLAD FALOWNIKA !"	
"BLAD KOMUNIKACJI FALOWNIKA !"	
"BLAD POMIARU TEMPERATURY"	
"AWARIA PRESOSTATU !"	
"OTWARCIE POKRYWY WIROWKI" "W TRAKCIE WIROWANIA !"	
"NIE DZIAŁA POMIAR PREDKOSCI"	
"BLAD TRANSMISJI I2C"	
"PRZEGRZANIE WIROWKI !" "Temp.= +"; _temp_przeegrzania_off ; " oC"	
"PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ" "PREDKOSCI WIRNIKA !"	
"AWARIA UKŁADU OTWIERANIA" "POKRYWY !"	

11.2 Awaryjne otwieranie pokrywy


	<p>AWARYJNE OTWIERANIE POKRYWY</p> <p>Istnieje możliwość ręcznego otwarcia pokrywy (np. w przypadku zaniku zasilania). Z prawej strony znajduje się zaślepka, którą należy odkręcić, w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, za pomocą klucza do awaryjnego otwierania pokrywy (nr kat. 18640). Następnie należy pociągnąć za zaślepkę, aż do otwarcia pokrywy.</p> <p>UWAGA! Pokrywę wolno otworzyć awaryjnie tylko wtedy, gdy wirnik znajduje się w stanie spoczynku. Należy się upewnić, że wirnik nie jest w ruchu (użyć wizjera).</p>
---	--

12 Gwarancja, naprawy

Wytwórca udziela nabywcy gwarancji według sprecyzowanych warunków w karcie gwarancyjnej. Nabywca traci prawo do naprawy gwarancyjnej w przypadku użytkowania urządzenia niezgodnie ze wskazówkami instrukcji obsługi, w przypadku powstania uszkodzenia z winy użytkownika.

Naprawy wirówek należy wykonywać w autoryzowanych serwisach MPW MED.INSTRUMENTS. Wirówkę do napraw należy wysyłać po wykonaniu dezynfekcji.

Wykaz **autoryzowanych serwisów** MPW MED. INSTRUMENTS znajduje się na stronie internetowej producenta – <https://mpw.pl/kontakt/autoryzowany-serwis>. W zakresie zagranicznych usług serwisowych informację można uzyskać u dystrybutora lub producenta.

	<ul style="list-style-type: none">▪ Okres gwarancji na urządzenia trwa 24 miesiące (jeśli w dowodzie zakupu nie określono inaczej).▪ Warunki gwarancji są zawarte w karcie gwarancyjnej.▪ Okres eksploatacji urządzenia wynosi 10 lat.▪ Po 24 miesiącach od rozpoczęcia okresu gwarancyjnego (daty zakupu) należy przeprowadzić przegląd stanu technicznego wirówki (walidację) przez autoryzowany serwis producenta. Kolejne przeglądy należy wykonywać w rocznych odstępach.▪ Dopuszczalny okres przechowywania wirówki nieużywanej wynosi 1 rok. Po tym okresie należy dokonać przeglądu przez autoryzowany serwis.▪ Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych w produkowanych wyrobach.
---	--

13 Transport i przechowywanie



UWAGA! Z powodu znacznego ciężaru urządzenia podnoszenie i przenoszenie go grozi urazem kręgosłupa.

- Przechowywać urządzenie wyłącznie w zamkniętym i suchym pomieszczeniu.
- Wyjąć wirnik z wirówki przed transportem.
- Podnosić i przenosić przy użyciu odpowiedniej liczby osób.
- Wspomagać się urządzeniem transportowym.
- Do transportu używać oryginalnych opakowań i zabezpieczeń transportowych.

Warunki przechowywania i transportu.

	Przechowywanie (w opakowaniu)	Przechowywanie (bez opakowania)	Transport
Temperatura	-25 ÷ +55 °C	-5 ÷ +45 °C	-25 ÷ +60 °C (ogólny) -20 ÷ +55 °C (powietrzny)
Wilgotność względna	10 ÷ 75 %	10 ÷ 75 %	10 ÷ 75 %
Ciśnienie	70 ÷ 106 kPa	70 ÷ 106 kPa	30 ÷ 106 kPa

14 Utylizacja



Urządzenie utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stosownie do dyrektywy 2002/96/WE.

Urządzenie należy do grupy 8 (sprzęt medyczny) i jest zaszeregowane do obszaru „business to business”.

Przepisy poszczególnych krajów UE w zakresie utylizacji mogą się od siebie różnić. W razie wątpliwości prosimy kontaktować się z dostawcą urządzenia.

15 Dane producenta

"MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY

ul. Boremlowska 46

04-347 Warszawa

tel. (+48) 22 610 56 67 (sprzedaż - POLSKA)
(+48) 22 879 70 46 (sprzedaż – poza POLSKĄ)
(+48) 22 610 81 07 (serwis)
faks (+48) 22 610 55 36
e-mail: mpw@mpw.pl
Internet: www.mpw.pl

000042924 - nr wpisu do rejestru Bazy Danych Odpadowych

PL/CA01-01782 - nr identyfikacyjny wytwórcy nadany przez Urząd Rejestracji Produktów
Lecznicych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Dane dystrybutora

DYSTRYBUTOR:

16 ZAŁĄCZNIKI

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories**MPW-260/R/RH****WIRNIK / ROTOR**

PARAMETRY WIRNIKA / ROTOR PARAMETERS

POJEMNIK/BUCKET

WKŁADKA / ADAPTER

[liczba probówek na wirnik/tubes per rotor] PROBÓWKA / TUBE

11199**RPM 18000, RCF 24270, Rmax 67, ϕ 45**

bez pojemnika/without bucket

14084[12] 15127 0,5 ml probówka PCR (7,8 x 31 mm)
0,5 ml PCR tube (7,8 x 31 mm)**14126**[12] 15124 0,4 ml probówka PCR (5,7 x 48,6 mm)
0,4 ml PCR tube (5,7 x 48,6 mm)**14133**[12] 15125 0,2 ml probówka PCR (6 x 21,6 mm)
0,2 ml PCR tube (6 x 21,6 mm)

bez wkładki/without adapter

[12] * 2-1,5 ml probówka (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm)
2-1,5 ml tube (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm)**11213****RPM 5500, RCF 4227, Rmax 125, ϕ 30****13276****14035**[8] 15046 14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®[8] 15048 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)[8] 15053 10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)[8] 15118 10 ml probówka szklana (16 x 100 mm)
10 ml glass tube (16 x 100 mm)**14036**

[8] * BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)

[8] * Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)

[8] 15054 6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®[8] 15119 7 ml probówka szklana (12 x 100 mm)
7 ml glass tube (12 x 100 mm)**14043**

[8] * Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)

[8] * Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)

[8] * Sarstedt S-Monovette® (13 x 90 mm), (4,9; 5,6 ml)

[8] 15120 5 ml probówka szklana (12 x 75 mm)
5 ml glass tube (12 x 75 mm)[8] 15419 5 ml probówka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt®
5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories		
14071		
[8]	*	28 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,4 x 101,8 mm)
[8]	15055	30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm) 30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
[8]	15056	30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm) 30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
[8]	15117	25 ml probówka szklana (25 x 100 mm) 25 ml glass tube (25 x 100 mm)
[8]	15424	30 ml probówka z pokrywką (25,5 x 94 mm), Nalgene® 30 ml tube with cap (25,5 x 94 mm), Nalgene®
14073		
[8]	*	BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[8]	*	Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[8]	*	Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
[8]	*	Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
[8]	15046	14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® 14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[8]	15053	10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm) 10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[8]	15118	10 ml probówka szklana (16 x 100 mm) 10 ml glass tube (16 x 100 mm)
14089		
[8]	*	15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm) 15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm)
14248		
[8]	15055	30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm) 30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
[8]	15117	25 ml probówka szklana (25 x 100 mm) 25 ml glass tube (25 x 100 mm)
14089+14868		
[8]	*	5 ml probówka z korkiem wciskany (17 x 54,2 mm), Eppendorf® 5 ml tube with snap cap (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
[8]	*	5 ml probówka z korkiem zakręcany (17 x 66 mm), Eppendorf® 5 ml tube with screw cap (17 x 66 mm), Eppendorf®
bez wkładki/without adapter		
[8]	15051	50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm) 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
[8]	*	50 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml (30 x 117mm) 50 ml tube, conical bottom, with cap (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117 mm)
[8]	*	50 ml probówka z dnem stożkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner® 50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®
[8]	*	50 ml probówka Advanced Oak Ridge (29x102 mm), Herolab® nr 25 32 11 50 ml tube, Advanced Oak Ridge (29 x 102 mm), Herolab® no. 25 32 11
13278+17151		
14035		
[8]	15046	14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® 14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[8]	15048	15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm) 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
[8]	15053	10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm) 10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[8]	15118	10 ml probówka szklana (16 x 100 mm) 10 ml glass tube (16 x 100 mm)
14036		
[8]	15054	6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt® 6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
[8]	15119	7 ml probówka szklana (12 x 100 mm) 7 ml glass tube (12 x 100 mm)
14043		
[8]	*	Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[8]	15120	5 ml probówka szklana (12 x 75 mm) 5 ml glass tube (12 x 75 mm)
[8]	15419	5 ml probówka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt® 5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
14071		
[8]	*	28 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,4 x 101,8 mm)
[8]	15055	30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm) 30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
[8]	15056	30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm) 30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
[8]	15117	25 ml probówka szklana (25 x 100 mm) 25 ml glass tube (25 x 100 mm)
[8]	15424	30 ml probówka z pokrywką (25,5 x 94 mm), Nalgene® 30 ml tube with cap (25,5 x 94 mm), Nalgene®

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories	
14073	
[8]	* BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[8]	* Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[8]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
[8]	* Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
[8]	15046 14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
	14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[8]	15053 10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm)
	10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[8]	15118 10 ml probówka szklana (16 x 100 mm)
	10 ml glass tube (16 x 100 mm)
14089	
[8]	* 15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm)
	15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm)
14248	
[8]	15055 30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm)
	30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
[8]	15117 25 ml probówka szklana (25 x 100 mm)
	25 ml glass tube (25 x 100 mm)
14089+14868	
[8]	* 5 ml probówka z korkiem wciskanym (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
	5 ml tube with snap cap (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
bez wkładki/without adapter	
[8]	15051 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
	50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
[8]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml (30 x 117mm)
	50 ml tube, conical bottom, with cap (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117 mm)
[8]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner®
	50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®
[8]	* 50 ml probówka Advanced Oak Ridge (29x102 mm), Herolab® nr 25 32 11
	50 ml tube, Advanced Oak Ridge (29 x 102 mm), Herolab® no. 25 32 11
11216	
RPM 14000, RCF 19064, Rmax 87, α 45	
bez pojemnika/without bucket	
bez wkładki/without adapter	
[12]	15419 5 ml probówka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt®
	5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
11217	
RPM 6000, RCF 4226, Rmax 105, α 30	
13080	
14082	
[10]	* BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[10]	* Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[10]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
[10]	15054 6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
	6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
[10]	15119 7 ml probówka szklana (12 x 100 mm)
	7 ml glass tube (12 x 100 mm)
bez wkładki/without adapter	
[10]	* Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[10]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
[10]	* BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[10]	* Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
[10]	15046 14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
	14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[10]	15048 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
	15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
[10]	15053 10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm)
	10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[10]	15118 10 ml probówka szklana (16 x 100 mm)
	10 ml glass tube (16 x 100 mm)
[10]	* 15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm)
	15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm)

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories	
13081	
14082	
[10]	* Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[10]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
[10]	* BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)
[10]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
[10]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 65 mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)
[10]	15120 5 ml probówka szklana (12 x 75 mm) 5 ml glass tube (12 x 75 mm)
bez wkładki/without adapter	
[10]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)
[10]	* 10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)
[10]	15121 10 ml probówka z dnem okrągłym i pokrywką (17 x 70 mm) 10 ml tube, round bottom, with cap (17 x 70 mm)
11461	
RPM 15100, RCF 21158, Rmax 83, α 45	
bez pojemnika/without bucket	
14084	
[24]	15127 0,5 ml probówka PCR (7,8 x 31 mm) 0,5 ml PCR tube (7,8 x 31 mm)
14126	
[24]	15124 0,4 ml probówka PCR (5,7 x 48,6 mm) 0,4 ml PCR tube (5,7 x 48,6 mm)
14133	
[24]	15125 0,2 ml probówka PCR (6 x 21,6 mm) 0,2 ml PCR tube (6 x 21,6 mm)
bez wkładki/without adapter	
[24]	* 2-1,5 ml probówka (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm) 2-1,5 ml tube (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm)
11462	
RPM 14000, RCF 18188, Rmax 83, α 45	
bez pojemnika/without bucket	
14084	
[36]	15127 0,5 ml probówka PCR (7,8 x 31 mm) 0,5 ml PCR tube (7,8 x 31 mm)
14126	
[36]	15124 0,4 ml probówka PCR (5,7 x 48,6 mm) 0,4 ml PCR tube (5,7 x 48,6 mm)
14133	
[36]	15125 0,2 ml probówka PCR (6 x 21,6 mm) 0,2 ml PCR tube (6 x 21,6 mm)
bez wkładki/without adapter	
[36]	* 2-1,5 ml probówka (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm) 2-1,5 ml tube (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm)
11501	
RPM 4500, RCF 3011, Rmax 133, α 30	
13080	
14082	
[30]	* BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[30]	* Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[30]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
[30]	15054 6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt® 6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
[30]	15119 7 ml probówka szklana (12 x 100 mm) 7 ml glass tube (12 x 100 mm)

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories	
bez wkładki/without adapter	
[30]	* BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[30]	* Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[30]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
[30]	* Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
[30]	15046 14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® 14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[30]	15048 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm) 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
[30]	15053 10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm) 10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[30]	15118 10 ml probówka szklana (16 x 100 mm) 10 ml glass tube (16 x 100 mm)
[30]	* 15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm) 15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm)
13081	
14082	
[30]	* BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)
[30]	* Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[30]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
[30]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 65 mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)
[30]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
[30]	15120 5 ml probówka szklana (12 x 75 mm) 5 ml glass tube (12 x 75 mm)
bez wkładki/without adapter	
[30]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)
[30]	* 10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)
[30]	15121 10 ml probówka z dnem okrągłym i pokrywką (17 x 70 mm) 10 ml tube, round bottom, with cap (17 x 70 mm)
11715	
RPM 14000, RCF 15558, Rmax 71, α 30	
bez pojemnika/without bucket	
bez wkładki/without adapter	
[10]	15121 10 ml probówka z dnem okrągłym i pokrywką (17 x 70 mm) 10 ml tube, round bottom, with cap (17 x 70 mm)
11716	
RPM 14000, RCF 15339, Rmax 70, α 45	
bez pojemnika/without bucket	
bez wkładki/without adapter	
[4]	15131 4 x 0,2 ml probówki szeregowo PCR-strip (10,2 x 37,2 mm) 4 x 0,2 ml PCR strip (10,2 x 37,2 mm)
[4]	15122 8 x 0,2 ml probówki szeregowo PCR-strip (10,2 x 72,4 mm) 8 x 0,2 ml PCR strip (10,2 x 72,4 mm)
[32]	15125 0,2 ml probówka PCR (6 x 21,6 mm) 0,2 ml PCR tube (6 x 21,6 mm)
[4]	15130 8 x 0,2 ml probówki szeregowo PCR strip (7,3 x 77,2 mm) 8 x 0,2 ml PCR strip (7,3 x 77,2 mm)

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories**11718****RPM 6300, RCF 5014, Rmax 113, α 30****13719****14024**

[4] * 15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm)
15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm)

14188

[4] 15115 100 ml probówka szklana (44 x 100 mm)
100 ml glass tube (44 x 100 mm)

14196

[4] 15040 100 ml probówka z pokrywką (45,2 x 103,7 mm)
100 ml tube with cap (45,2 x 103,7 mm)

14224

[4] 15056 30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)

[4] 15055 30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm)
30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)

[4] 15222 30 ml probówka z pokrywką (25 x 94mm), Sterilin®
30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®

[4] 15223 30 ml probówka z pokrywką (25 x 94 mm), Sterilin®
30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®

14226

[4] * 50 ml probówka z dnem stożkowym z rantem (30 x 115 mm), Greiner®
50 ml tube, conical bottom, skirted (30 x 115 mm), Greiner®

14189+14188

[4] 15051 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)

[4] * 50 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml (30 x 117mm)
50 ml tube, conical bottom, with cap (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117 mm)

[4] * 50 ml probówka z dnem stożkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner®
50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®

[4] * 50 ml probówka Advanced Oak Ridge (29x102 mm), Herolab® nr 25 32 11
50 ml tube, Advanced Oak Ridge (29 x 102 mm), Herolab® no. 25 32 11

14190+14188

[4] 15055 30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm)
30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)

[4] 15117 25 ml probówka szklana (25 x 100 mm)
25 ml glass tube (25 x 100 mm)

14192+14188

[4] 15116 50 ml probówka szklana (35 x 100 mm)
50 ml glass tube (35 x 100 mm)

11740**RPM 5500, RCF 4058, Rmax 120, α 30****13080****14082**

[12] * BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)

[12] * Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)

[12] * Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)

[12] 15054 6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®

[12] 15119 7 ml probówka szklana (12 x 100 mm)
7 ml glass tube (12 x 100 mm)

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories	
bez wkładki/without adapter	
[12]	* BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[12]	* Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[12]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
[12]	* Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
[12] 15046	14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® 14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[12] 15048	15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm) 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
[12] 15053	10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm) 10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[12] 15118	10 ml probówka szklana (16 x 100 mm) 10 ml glass tube (16 x 100 mm)
[12]	* 15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm) 15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm)
13081	
14082	
[12]	* BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)
[12]	* Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[12]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
[12]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 65 mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)
[12]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
[12] 15120	5 ml probówka szklana (12 x 75 mm) 5 ml glass tube (12 x 75 mm)
bez wkładki/without adapter	
[12]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)
[12]	* 10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)
[12] 15121	10 ml probówka z dnem okrągłym i pokrywką (17 x 70 mm) 10 ml tube, round bottom, with cap (17 x 70 mm)
11741	
RPM 6000, RCF 4226, Rmax 105, ɸ 30	
13080	
14082	
[8]	* BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[8]	* Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[8]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
[8] 15054	6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt® 6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
[8] 15119	7 ml probówka szklana (12 x 100 mm) 7 ml glass tube (12 x 100 mm)
bez wkładki/without adapter	
[8]	* BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[8]	* Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[8]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
[8]	* Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
[8] 15046	14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® 14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[8] 15048	15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm) 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
[8] 15053	10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm) 10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[8] 15118	10 ml probówka szklana (16 x 100 mm) 10 ml glass tube (16 x 100 mm)
[8]	* 15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm) 15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm)
13081	
14082	
[8]	* BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)
[8]	* Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[8]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
[8]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 65 mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)
[8]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
[8] 15120	5 ml probówka szklana (12 x 75 mm) 5 ml glass tube (12 x 75 mm)

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories	
bez wkładki/without adapter	
[8]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)
[8]	* 10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)
[8]	15121 10 ml probówka z dnem okrągłym i pokrywką (17 x 70 mm) 10 ml tube, round bottom, with cap (17 x 70 mm)
11743	
RPM 4500, RCF 2717, Rmax 120, ϕ 30	
13329	
14255	
[12]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
[12]	15119 7 ml probówka szklana (12 x 100 mm) 7 ml glass tube (12 x 100 mm)
14256	
[12]	15046 14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® 14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[12]	15048 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm) 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
[12]	15053 10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm) 10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[12]	15118 10 ml probówka szklana (16 x 100 mm) 10 ml glass tube (16 x 100 mm)
bez wkładki/without adapter	
[12]	15055 30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm) 30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
[12]	15424 30 ml probówka z pokrywką (25,5 x 94 mm), Nalgene® 30 ml tube with cap (25,5 x 94 mm), Nalgene®
[12]	15222 30 ml probówka z pokrywką (25 x 94mm), Sterilin® 30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®
[12]	15223 30 ml probówka z pokrywką (25 x 94 mm), Sterilin® 30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®
11744	
RPM 4500, RCF 2830, Rmax 125, ϕ 30	
13276	
14035	
[10]	15046 14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® 14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[10]	15048 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm) 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
[10]	15053 10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm) 10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[10]	15118 10 ml probówka szklana (16 x 100 mm) 10 ml glass tube (16 x 100 mm)
14036	
[10]	* BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[10]	* Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[10]	15054 6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt® 6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
[10]	15119 7 ml probówka szklana (12 x 100 mm) 7 ml glass tube (12 x 100 mm)
14043	
[10]	* Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[10]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
[10]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 90 mm), (4,9; 5,6 ml)
[10]	15120 5 ml probówka szklana (12 x 75 mm) 5 ml glass tube (12 x 75 mm)
[10]	15419 5 ml probówka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt® 5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories		
14071		
[10]	*	28 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,4 x 101,8 mm)
[10]	15055	30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm) 30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
[10]	15056	30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm) 30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
[10]	15117	25 ml probówka szklana (25 x 100 mm) 25 ml glass tube (25 x 100 mm)
[10]	15424	30 ml probówka z pokrywką (25,5 x 94 mm), Nalgene® 30 ml tube with cap (25,5 x 94 mm), Nalgene®
14073		
[10]	*	Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[10]	*	Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
[10]	*	BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[10]	*	Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
[10]	15046	14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® 14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[10]	15048	15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm) 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
[10]	15053	10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm) 10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[10]	15118	10 ml probówka szklana (16 x 100 mm) 10 ml glass tube (16 x 100 mm)
14089		
[10]	*	15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm) 15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm)
14248		
[10]	15055	30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm) 30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
[10]	15117	25 ml probówka szklana (25 x 100 mm) 25 ml glass tube (25 x 100 mm)
14089+14868		
[10]	*	5 ml probówka z korkiem wciskany (17 x 54,2 mm), Eppendorf® 5 ml tube with snap cap (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
[10]	*	5 ml probówka z korkiem zakręcany (17 x 66 mm), Eppendorf® 5 ml tube with screw cap (17 x 66 mm), Eppendorf®
bez wkładki/without adapter		
[10]	15051	50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm) 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
[10]	*	50 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml (30 x 117mm) 50 ml tube, conical bottom, with cap (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117 mm)
[10]	*	50 ml probówka z dnem stożkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner® 50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®
[10]	*	50 ml probówka Advanced Oak Ridge (29x102 mm), Herolab® nr 25 32 11 50 ml tube, Advanced Oak Ridge (29 x 102 mm), Herolab® no. 25 32 11
11745		
RPM 5000, RCF 3354, Rmax 120, ɳ 30		
13080		
14082		
[24]	*	BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[24]	*	Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[24]	*	Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
[24]	15054	6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt® 6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
[24]	15119	7 ml probówka szklana (12 x 100 mm) 7 ml glass tube (12 x 100 mm)

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories	
bez wkładki/without adapter	
[24]	* BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[24]	* Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[24]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
[24]	* Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
[24]	15046 14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
	14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[24]	15048 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
	15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
[24]	15053 10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm)
	10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[24]	15118 10 ml probówka szklana (16 x 100 mm)
	10 ml glass tube (16 x 100 mm)
[24]	* 15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm)
	15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm)
13081	
14082	
[24]	* BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)
[24]	* Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[24]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
[24]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 65 mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)
[24]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
[24]	15120 5 ml probówka szklana (12 x 75 mm)
	5 ml glass tube (12 x 75 mm)
bez wkładki/without adapter	
[24]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)
[24]	* 10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)
[24]	15121 10 ml probówka z dnem okrągłym i pokrywką (17 x 70 mm)
	10 ml tube, round bottom, with cap (17 x 70 mm)
11746	
RPM 6000, RCF 4427, Rmax 110, ɸ 30	
13276	
14035	
[6]	15046 14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
	14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[6]	15048 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
	15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
[6]	15053 10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm)
	10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[6]	15118 10 ml probówka szklana (16 x 100 mm)
	10 ml glass tube (16 x 100 mm)
14036	
[6]	* BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[6]	* Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[6]	15054 6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
	6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
[6]	15119 7 ml probówka szklana (12 x 100 mm)
	7 ml glass tube (12 x 100 mm)
14043	
[6]	* Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[6]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
[6]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 90 mm), (4,9; 5,6 ml)
[6]	15120 5 ml probówka szklana (12 x 75 mm)
	5 ml glass tube (12 x 75 mm)
[6]	15419 5 ml probówka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt®
	5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
14071	
[6]	* 28 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,4 x 101,8 mm)
[6]	15055 30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm)
	30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
[6]	15056 30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
	30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
[6]	15117 25 ml probówka szklana (25 x 100 mm)
	25 ml glass tube (25 x 100 mm)
[6]	15424 30 ml probówka z pokrywką (25,5 x 94 mm), Nalgene®
	30 ml tube with cap (25,5 x 94 mm), Nalgene®

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories	
14073	
[6]	* BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[6]	* Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[6]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
[6]	* Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
[6]	15046 14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® 14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[6]	15053 10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm) 10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[6]	15118 10 ml probówka szklana (16 x 100 mm) 10 ml glass tube (16 x 100 mm)
14089	
[6]	* 15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm) 15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm)
14248	
[6]	15055 30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm) 30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
[6]	15117 25 ml probówka szklana (25 x 100 mm) 25 ml glass tube (25 x 100 mm)
14089+14868	
[6]	* 5 ml probówka z korkiem wciskanym (17 x 54,2 mm), Eppendorf® 5 ml tube with snap cap (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
[6]	* 5 ml probówka z korkiem zakręcany (17 x 66 mm), Eppendorf® 5 ml tube with screw cap (17 x 66 mm), Eppendorf®
bez wkładki/without adapter	
[6]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml (30 x 117mm) 50 ml tube, conical bottom, with cap (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117 mm)
[6]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner® 50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®
[6]	15051 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm) 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
[6]	* 50 ml probówka Advanced Oak Ridge (29x102 mm), Herolab® nr 25 32 11 50 ml tube, Advanced Oak Ridge (29 x 102 mm), Herolab® no. 25 32 11
11760	
RPM 14600, RCF 20257, Rmax 85, ϕ 45	
bez pojemnika/without bucket	
14084	
[24]	15127 0,5 ml probówka PCR (7,8 x 31 mm) 0,5 ml PCR tube (7,8 x 31 mm)
14126	
[24]	15124 0,4 ml probówka PCR (5,7 x 48,6 mm) 0,4 ml PCR tube (5,7 x 48,6 mm)
14133	
[24]	15125 0,2 ml probówka PCR (6 x 21,6 mm) 0,2 ml PCR tube (6 x 21,6 mm)
bez wkładki/without adapter	
[24]	* 2-1,5 ml probówka (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm) 2-1,5 ml tube (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm)
[24]	* 2 ml probówki z filtrem - spin columns (10,8 x 46 mm) 2 ml spin columns (with filter) (10,8 x 46 mm); [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm)
11943	
RPM 12000, RCF 13684, Rmax 85, ϕ 45	
bez pojemnika/without bucket	
bez wkładki/without adapter	
[20]	* 1,6 ml probówka Cryo (12,3 x 46,5 mm) 1,6 ml Cryo tube (12,3 x 46,5 mm)
[20]	* 1,8 ml probówka Cryo (12,3 x 46,5 mm) 1,8 ml Cryo tube (12,3 x 46,5 mm)

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories**11944****RPM 12000, RCF 13684, Rmax 85, ϕ 45****bez pojemnika/without bucket****bez wkładki/without adapter**

- | | | |
|------|---|---|
| [6] | * | 5 ml probówka z korkiem zakręcany (17 x 66 mm), Eppendorf®
5 ml tube with screw cap (17 x 66 mm), Eppendorf® |
| [12] | * | 5 ml probówka z korkiem wciskany (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
5 ml tube with snap cap (17 x 54,2 mm), Eppendorf® |

12183**RPM 4000, RCF 2486, Rmax 139, ϕ 90****13182****14024**

- | | | |
|-----|---|--|
| [4] | * | 15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm)
15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm) |
|-----|---|--|

14181

- | | | |
|------|-------|--|
| [20] | * | Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml) |
| [20] | 15054 | 6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt® |
| [20] | 15119 | 7 ml probówka szklana (12 x 100 mm)
7 ml glass tube (12 x 100 mm) |
| [20] | 15120 | 5 ml probówka szklana (12 x 75 mm)
5 ml glass tube (12 x 75 mm) |
| [20] | 15419 | 5 ml probówka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt®
5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt® |

14186

- | | | |
|------|-------|--|
| [16] | * | BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml) |
| [16] | * | BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml) |
| [16] | * | Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml) |
| [16] | * | Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml) |
| [16] | * | Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml) |
| [16] | * | Sarstedt S-Monovette® (13 x 65 mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml) |
| [16] | * | Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml) |
| [16] | * | Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml) |
| [16] | * | Sarstedt S-Monovette® (13 x 90 mm), (4,9; 5,6 ml) |
| [16] | 15054 | 6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt® |
| [16] | 15119 | 7 ml probówka szklana (12 x 100 mm)
7 ml glass tube (12 x 100 mm) |
| [16] | 15120 | 5 ml probówka szklana (12 x 75 mm)
5 ml glass tube (12 x 75 mm) |
| [16] | 15419 | 5 ml probówka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt®
5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt® |

14187

- | | | |
|------|-------|--|
| [16] | * | BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml) |
| [16] | * | Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml) |
| [16] | * | Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml) |
| [16] | * | Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml) |
| [16] | 15048 | 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm) |
| [16] | 15053 | 10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm) |
| [16] | 15118 | 10 ml probówka szklana (16 x 100 mm)
10 ml glass tube (16 x 100 mm) |
| [16] | 15046 | 14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® |

14188

- | | | |
|-----|-------|--|
| [4] | 15115 | 100 ml probówka szklana (44 x 100 mm)
100 ml glass tube (44 x 100 mm) |
|-----|-------|--|

14194

- | | | |
|------|---|--|
| [12] | * | 2-1,5 ml probówka (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm)
2-1,5 ml tube (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm) |
|------|---|--|

14196

- | | | |
|-----|-------|--|
| [4] | 15040 | 100 ml probówka z pokrywką (45,2 x 103,7 mm)
100 ml tube with cap (45,2 x 103,7 mm) |
|-----|-------|--|

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories	
14224	
[4]	15222 30 ml probówka z pokrywką (25 x 94mm), Sterilin® 30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®
[4]	15223 30 ml probówka z pokrywką (25 x 94 mm), Sterilin® 30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®
14226	
[4]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym z rantem (30 x 115 mm), Greiner® 50 ml tube, conical bottom, skirted (30 x 115 mm), Greiner®
14189+14188	
[4]	15051 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm) 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
[4]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml (30 x 117mm) 50 ml tube, conical bottom, with cap (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117 mm)
[4]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner® 50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®
[4]	* 50 ml probówka Advanced Oak Ridge (29x102 mm), Herolab® nr 25 32 11 50 ml tube, Advanced Oak Ridge (29 x 102 mm), Herolab® no. 25 32 11
14190+14188	
[4]	15055 30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm) 30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
[4]	15117 25 ml probówka szklana (25 x 100 mm) 25 ml glass tube (25 x 100 mm)
14192+14188	
[4]	15116 50 ml probówka szklana (35 x 100 mm) 50 ml glass tube (35 x 100 mm)
13195	
14082	
[8]	* BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[8]	* Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[8]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 90 mm), (4,9; 5,6 ml)
[8]	15119 7 ml probówka szklana (12 x 100 mm) 7 ml glass tube (12 x 100 mm)
bez wkładki/without adapter	
[8]	* BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[8]	* Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[8]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
[8]	* Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
[8]	15046 14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® 14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[8]	15048 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm) 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
[8]	15053 10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm) 10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[8]	15118 10 ml probówka szklana (16 x 100 mm) 10 ml glass tube (16 x 100 mm)
[8]	* 15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm) 15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm)
13265	
bez wkładki/without adapter	
[4]	* Arthrex ACP®
13266	
14043	
[4]	* Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[4]	15120 5 ml probówka szklana (12 x 75 mm) 5 ml glass tube (12 x 75 mm)
[4]	15419 5 ml probówka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt® 5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
14071	
[4]	15056 30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm) 30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
[4]	15424 30 ml probówka z pokrywką (25,5 x 94 mm), Nalgene® 30 ml tube with cap (25,5 x 94 mm), Nalgene®
14089	
[4]	* 15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm) 15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm)
14248	
[4]	* 28 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,4 x 101,8 mm)
[4]	15055 30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm) 30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)

* probówka niedostępna w ofercie MPW lub dostępny odpowiednik (np:[15050]), patrz kolumna z prawej
tube is not offered by MPW or equivalent is available (e.g. [15050]), see column on the right

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories	
14089+14868	
[4]	* 5 ml probówka z korkiem wciskany (17 x 54,2 mm), Eppendorf® 5 ml tube with snap cap (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
[4]	* 5 ml probówka z korkiem zakręcany (17 x 66 mm), Eppendorf® 5 ml tube with screw cap (17 x 66 mm), Eppendorf®
bez wkładki/without adapter	
[4]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml (30 x 117mm) 50 ml tube, conical bottom, with cap (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117 mm)
[4]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner® 50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®
13184+17185	
14024	
[4]	* 15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm) 15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm)
14181	
[20]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
[20]	15054 6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt® 6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
[20]	15119 7 ml probówka szklana (12 x 100 mm) 7 ml glass tube (12 x 100 mm)
[20]	15120 5 ml probówka szklana (12 x 75 mm) 5 ml glass tube (12 x 75 mm)
[20]	15419 5 ml probówka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt® 5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
14186	
[16]	* BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)
[16]	* BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[16]	* Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[16]	* Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[16]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
[16]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 65 mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)
[16]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
[16]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
[16]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 90 mm), (4,9; 5,6 ml)
[16]	15054 6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt® 6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
[16]	15119 7 ml probówka szklana (12 x 100 mm) 7 ml glass tube (12 x 100 mm)
[16]	15120 5 ml probówka szklana (12 x 75 mm) 5 ml glass tube (12 x 75 mm)
[16]	15419 5 ml probówka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt® 5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
14187	
[16]	* BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[16]	* Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[16]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
[16]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)
[16]	15048 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm) 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
[16]	15053 10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm) 10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[16]	15118 10 ml probówka szklana (16 x 100 mm) 10 ml glass tube (16 x 100 mm)
[16]	15046 14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® 14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14188	
[4]	15115 100 ml probówka szklana (44 x 100 mm) 100 ml glass tube (44 x 100 mm)
14194	
[12]	* 2-1,5 ml probówka (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm) 2-1,5 ml tube (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm)
14196	
[4]	15040 100 ml probówka z pokrywką (45,2 x 103,7 mm) 100 ml tube with cap (45,2 x 103,7 mm)
14224	
[4]	15222 30 ml probówka z pokrywką (25 x 94mm), Sterilin® 30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®
[4]	15223 30 ml probówka z pokrywką (25 x 94 mm), Sterilin® 30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®
14226	
[4]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym z rantem (30 x 115 mm), Greiner® 50 ml tube, conical bottom, skirted (30 x 115 mm), Greiner®

* probówka niedostępna w ofercie MPW lub dostępny odpowiednik (np:[15050]), patrz kolumna z prawej
tube is not offered by MPW or equivalent is available (e.g. [15050]), see column on the right

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories	
14189+14188	
[4]	15051 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm) 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
[4]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml (30 x 117mm) 50 ml tube, conical bottom, with cap (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117 mm)
[4]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner® 50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®
[4]	* 50 ml probówka Advanced Oak Ridge (29x102 mm), Herolab® nr 25 32 11 50 ml tube, Advanced Oak Ridge (29 x 102 mm), Herolab® no. 25 32 11
14190+14188	
[4]	15055 30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm) 30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
[4]	15117 25 ml probówka szklana (25 x 100 mm) 25 ml glass tube (25 x 100 mm)
14192+14188	
[4]	15116 50 ml probówka szklana (35 x 100 mm) 50 ml glass tube (35 x 100 mm)
13267+17151	
14043	
[4]	* Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[4]	15120 5 ml probówka szklana (12 x 75 mm) 5 ml glass tube (12 x 75 mm)
[4]	15419 5 ml probówka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt® 5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
14071	
[4]	15056 30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm) 30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
[4]	15424 30 ml probówka z pokrywką (25,5 x 94 mm), Nalgene® 30 ml tube with cap (25,5 x 94 mm), Nalgene®
14248	
[4]	* 28 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,4 x 101,8 mm)
[4]	15055 30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm) 30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
14089+14868	
[4]	* 5 ml probówka z korkiem wciskanym (17 x 54,2 mm), Eppendorf® 5 ml tube with snap cap (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
bez wkładki/without adapter	
[4]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml (30 x 117mm) 50 ml tube, conical bottom, with cap (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117 mm)
[4]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner® 50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®
12200	
RPM 4000, RCF 2504, Rmax 140, α 90	
13113	
bez wkładki/without adapter	
[48]	* BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)
[48]	* Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[48]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
[48]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 65 mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)
13200	
14013	
[32]	* BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[32]	* Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[32]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
[32]	* BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)
[32]	* Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[32]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 65 mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)
[32]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
[32]	* Sarstedt S-Monovette® (13 x 90 mm), (4,9; 5,6 ml)
[32]	15054 6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt® 6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
[32]	15119 7 ml probówka szklana (12 x 100 mm) 7 ml glass tube (12 x 100 mm)
[32]	15120 5 ml probówka szklana (12 x 75 mm) 5 ml glass tube (12 x 75 mm)
[32]	15419 5 ml probówka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt® 5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories	
14016	
[28]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)
[28]	* BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[28]	* Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[28]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
[28]	* 10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)
[28]	15053 10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm) 10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[28]	15118 10 ml probówka szklana (16 x 100 mm) 10 ml glass tube (16 x 100 mm)
[28]	15046 14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® 14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14020	
[20]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)
[20]	* 10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)
[20]	* BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[20]	* Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[20]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
[20]	* Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
[20]	15053 10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm) 10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[20]	15118 10 ml probówka szklana (16 x 100 mm) 10 ml glass tube (16 x 100 mm)
[20]	* 13 ml probówka (ø16x100mm), Sarstedt® nr 62.515.006 13 ml tube (ø16 x 100 mm), Sarstedt® no. 62.515.006
[20]	15046 14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® 14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[20]	15121 10 ml probówka z dnem okrągłym i pokrywką (17 x 70 mm) 10 ml tube, round bottom, with cap (17 x 70 mm)
14021	
[40]	* 2-1,5 ml probówka (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm) 2-1,5 ml tube (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm)
[40]	* 2 ml probówki z filtrem - spin columns (10,8 x 46 mm) 2 ml spin columns (with filter) (10,8 x 46 mm); [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm)
14023	
[4]	* 28 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,4 x 101,8 mm)
[4]	15056 30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm) 30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
[4]	15055 30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm) 30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
[4]	15222 30 ml probówka z pokrywką (25 x 94mm), Sterilin® 30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®
[4]	15223 30 ml probówka z pokrywką (25 x 94 mm), Sterilin® 30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®
[4]	15117 25 ml probówka szklana (25 x 100 mm) 25 ml glass tube (25 x 100 mm)
[4]	15424 30 ml probówka z pokrywką (25,5 x 94 mm), Nalgene® 30 ml tube with cap (25,5 x 94 mm), Nalgene®
14026	
[4]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym z rantem (30 x 115 mm), Greiner® 50 ml tube, conical bottom, skirted (30 x 115 mm), Greiner®
14028	
[4]	15116 50 ml probówka szklana (35 x 100 mm) 50 ml glass tube (35 x 100 mm)
14029	
[48]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
[48]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
[48]	15054 6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt® 6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
[48]	15119 7 ml probówka szklana (12 x 100 mm) 7 ml glass tube (12 x 100 mm)
[48]	15120 5 ml probówka szklana (12 x 75 mm) 5 ml glass tube (12 x 75 mm)
[48]	15419 5 ml probówka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt® 5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
14026+14188	
[4]	15051 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm) 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
[4]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml (30 x 117mm) 50 ml tube, conical bottom, with cap (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117 mm)
[4]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner® 50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®
[4]	* 50 ml probówka Advanced Oak Ridge (29x102 mm), Herolab® nr 25 32 11 50 ml tube, Advanced Oak Ridge (29 x 102 mm), Herolab® no. 25 32 11

* probówka niedostępna w ofercie MPW lub dostępny odpowiednik (np:[15050]), patrz kolumna z prawej
tube is not offered by MPW or equivalent is available (e.g. [15050]), see column on the right

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories	
14100+14188	
[4]	15115 100 ml probówka szklana (44 x 100 mm) 100 ml glass tube (44 x 100 mm)
14100+14196	
[4]	15040 100 ml probówka z pokrywką (45,2 x 103,7 mm) 100 ml tube with cap (45,2 x 103,7 mm)
14027	
[4]	* 15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm) 15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm)
13215	
14082	
[8]	* BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[8]	* Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[8]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
[8]	15054 6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt® 6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
[8]	15119 7 ml probówka szklana (12 x 100 mm) 7 ml glass tube (12 x 100 mm)
bez wkładki/without adapter	
[8]	* BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[8]	* Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[8]	* Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
[8]	* Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
[8]	15046 14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® 14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[8]	15048 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm) 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
[8]	15053 10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm) 10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[8]	15118 10 ml probówka szklana (16 x 100 mm) 10 ml glass tube (16 x 100 mm)
[8]	* 15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm) 15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm)
13201+17203	
14021	
[40]	* 2-1,5 ml probówka (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm) 2-1,5 ml tube (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm)
[40]	* 2 ml probówki z filtrem - spin columns (10,8 x 46 mm) 2 ml spin columns (with filter) (10,8 x 46 mm); [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm)
14026	
[4]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym z rantem (30 x 115 mm), Greiner® 50 ml tube, conical bottom, skirted (30 x 115 mm), Greiner®
14028	
[4]	15116 50 ml probówka szklana (35 x 100 mm) 50 ml glass tube (35 x 100 mm)
14026+14188	
[4]	15051 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm) 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
[4]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml (30 x 117mm) 50 ml tube, conical bottom, with cap (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117 mm)
[4]	* 50 ml probówka z dnem stożkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner® 50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®
[4]	* 50 ml probówka Advanced Oak Ridge (29x102 mm), Herolab® nr 25 32 11 50 ml tube, Advanced Oak Ridge (29 x 102 mm), Herolab® no. 25 32 11
14100+14188	
[4]	15115 100 ml probówka szklana (44 x 100 mm) 100 ml glass tube (44 x 100 mm)
14100+14196	
[4]	15040 100 ml probówka z pokrywką (45,2 x 103,7 mm) 100 ml tube with cap (45,2 x 103,7 mm)
14027	
[4]	* 15 ml probówka z dnem stożkowym z zakrętką (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm) 15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120 mm)

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories**13201+17202****14013**

[32]	*	BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[32]	*	Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[32]	*	Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
[32]	*	BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)
[32]	*	Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[32]	*	Sarstedt S-Monovette® (13 x 65 mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)
[32]	*	Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
[32]	*	Sarstedt S-Monovette® (13 x 90 mm), (4,9; 5,6 ml)
[32]	15054	6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt® 6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
[32]	15119	7 ml probówka szklana (12 x 100 mm) 7 ml glass tube (12 x 100 mm)
[32]	15120	5 ml probówka szklana (12 x 75 mm) 5 ml glass tube (12 x 75 mm)
[32]	15419	5 ml probówka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt® 5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®

14016

[28]	*	Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)
[28]	*	BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[28]	*	Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[28]	*	10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)
[28]	15053	10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm) 10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[28]	15118	10 ml probówka szklana (16 x 100 mm) 10 ml glass tube (16 x 100 mm)
[28]	15046	14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® 14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®

14020

[20]	*	Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)
[20]	*	10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)
[20]	*	BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[20]	*	Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[20]	15053	10 ml probówka z pokrywką (16 x 106 mm) 10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[20]	15118	10 ml probówka szklana (16 x 100 mm) 10 ml glass tube (16 x 100 mm)
[20]	*	13 ml probówka (ø16x100mm), Sarstedt® nr 62.515.006 13 ml tube (ø16 x 100 mm), Sarstedt® no. 62.515.006
[20]	15046	14 ml probówka z pokrywką (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt® 14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[20]	15121	10 ml probówka z dnem okrągłym i pokrywką (17 x 70 mm) 10 ml tube, round bottom, with cap (17 x 70 mm)

14021

[40]	*	2-1,5 ml probówka (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm) 2-1,5 ml tube (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm)
[40]	*	2 ml probówki z filtrem - spin columns (10,8 x 46 mm) 2 ml spin columns (with filter) (10,8 x 46 mm); [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml (10,8x40,5 mm)

14023

[4]	*	28 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,4 x 101,8 mm)
[4]	15056	30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm) 30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
[4]	15055	30 ml probówka z pokrywką (25,4 x 103,2 mm) 30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
[4]	15222	30 ml probówka z pokrywką (25 x 94mm), Sterilin® 30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®
[4]	15223	30 ml probówka z pokrywką (25 x 94 mm), Sterilin® 30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®
[4]	15117	25 ml probówka szklana (25 x 100 mm) 25 ml glass tube (25 x 100 mm)
[4]	15424	30 ml probówka z pokrywką (25,5 x 94 mm), Nalgene® 30 ml tube with cap (25,5 x 94 mm), Nalgene®

14028

[4]	15116	50 ml probówka szklana (35 x 100 mm) 50 ml glass tube (35 x 100 mm)
-----	-------	--

A. Wyposażenie dodatkowe/Optional accessories	
14029	
[48]	* Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
[48] 15054	6 ml probówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt® 6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
[48] 15119	7 ml probówka szklana (12 x 100 mm) 7 ml glass tube (12 x 100 mm)
[48] 15120	5 ml probówka szklana (12 x 75 mm) 5 ml glass tube (12 x 75 mm)
[48] 15419	5 ml probówka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt® 5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
14026+14188	
[4] 15051	50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm) 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
14100+14188	
[4] 15115	100 ml probówka szklana (44 x 100 mm) 100 ml glass tube (44 x 100 mm)
14100+14196	
[4] 15040	100 ml probówka z pokrywką (45,2 x 103,7 mm) 100 ml tube with cap (45,2 x 103,7 mm)
12218	
RPM 3000, RCF 916, Rmax 91, ϕ 90	
13219	
bez wkładki/without adapter	
[2] 15102	płytką titracyjną MTP 28,8ml (86x128x15/17,5 mm) microtiter plate MTP 28,8 ml (86 x 128 x 15/17,5 mm)
12300	
RPM 13000, RCF 16816, Rmax 89, ϕ 90	
bez pojemnika/without bucket	
bez wkładki/without adapter	
[24] 15100	37 μ l kapilara hematokrytowa (1,4 x 75 mm) 37 μ l micro-hematocrit capillary tube (1,4 x 75 mm)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nazwa produktu: **Wirówka laboratoryjna MPW-260**

Typ produktu: **Wirówka laboratoryjna**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

Klasyfikacja produktu zgodna z dyrektywą 98/79/WE: **Nieklasyfikowany do listy A i B i nieprzeznaczony do samotestowania.**

Oceny zgodności dokonano wg ust.1-5 zał. nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1127). Wirówka spełnia wymagania określone w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia.

Produkt jest zgodny z:

• **dyrektywą 98/79/WE (IVD), w tym z wymaganiami norm zharmonizowanych:**

EN 15223-1:2016	EN ISO 18113-3:2011
EN 13612:2002	EN 61326-2-6:2006
EN 13612:2002/AC:2002	EN 61010-2-101:2002
EN 13975:2003	EN 62304:2006
EN ISO 14971:2012	EN 62304:2006/AC:2008
EN ISO 18113-1:2011	EN 62366:2008

• **wybranymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą 2014/35/UE (LVD):**

EN 61010-1:2010	EN 61010-2-020:2006
-----------------	---------------------

• **dyrektywą 2014/30/UE (EMC)**

• **dyrektywą 2011/65/UE (RoHS 2).**

"MPW MED. INSTRUMENTS"

SPÓŁDZIELNIA PRACY

Warszawa, ul. Boremlowska 46

stosuje System Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 13485:2016

Instytucja certyfikująca:

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Wojciech Anisiewicz

PREZES ZARZĄDU

mgr Łukasz Salariski



Warszawa, 01.09.2020r.

nr 10260.03.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nazwa produktu: **Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem MPW-260R**

Typ produktu: **Wirówka laboratoryjna**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

Klasyfikacja produktu zgodna z dyrektywą 98/79/WE: **Nieklasyfikowany do listy A i B i nieprzeznaczony do samotestowania.**

Oceny zgodności dokonano wg ust.1-5 zał. nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1127). Wirówka spełnia wymagania określone w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia.

Produkt jest zgodny z:

• **dyrektywą 98/79/WE (IVD), w tym z wymaganiami norm zharmonizowanych:**

EN 15223-1:2016

EN ISO 18113-3:2011

EN 13612:2002

EN 61326-2-6:2006

EN 13612:2002/AC:2002

EN 61010-2-101:2002

EN 13975:2003

EN 62304:2006

EN ISO 14971:2012

EN 62304:2006/AC:2008

EN ISO 18113-1:2011

EN 62366:2008

• **wybranymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą 2014/35/UE (LVD):**

EN 61010-1:2010

EN 61010-2-020:2006

• **dyrektywą 2014/30/UE (EMC)**

• **dyrektywą 2011/65/UE (RoHS 2).**

**"MPW MED. INSTRUMENTS"
SPÓŁDZIELNIA PRACY**

Warszawa, ul. Boremlowska 46

stosuje System Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 13485:2016

Institucja certyfikująca:

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Wojciech Anisiewicz

PREZES ZARZĄDU

mgr Łukasz Satański



Warszawa, 01.09.2020r.

nr 10.260R.03.pl

DEKLARACJA DEZYNFEKCJI ODKAŻAJĄCEJ (naprawa)

W trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji przed wysłaniem wirówki do naprawy.

1. Identyfikacja urządzenia:

– typ/nazwa urządzenia

– nr seryjny

2. Opis zakresu przeprowadzonej dezynfekcji:

(patrz instrukcja obsługi wirówki)

.....
.....
.....
.....

3. Dezynfekcję przeprowadził:

imię i nazwisko

4. Data i podpis:

.....

DEKLARACJA DEZYNFEKCJI ODKAŻAJĄCEJ (zwrot)

W trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji przed dokonaniem zwrotu wirówki do Producenta.

1. Identyfikacja urządzenia:

– typ/nazwa urządzenia

– nr seryjny

2. Opis zakresu przeprowadzonej dezynfekcji:

(patrz instrukcja obsługi wirówki)

.....
.....
.....
.....

3. Dezynfekcję przeprowadził:

imię i nazwisko

4. Data i podpis:

.....

NOMOGRAM

